

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)

[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)



ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург



# СОДЕРЖАНИЕ

## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

<b>СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «МЕТРОМ»</b> <small>Знак соответствия ЕАС (Еurasian Conformity) является официальным сертификатом соответствия, выданным на добровольной основе в соответствии с положениями п. 46 ГОСТ Р ИСО/ИСО/ИЕК 67:2022, 67:2022, 67:2022</small>		
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b> № РОСС RU.МЕТ3.Н00034		
№ <b>000079</b>		
Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023		
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> АНО «Центр сертификации и испытаний «Метром». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, ЮФ: 027802185457; Номер телефона: +7 8123441397; Адрес электронной почты: info@metro-pro.com		
<b>В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что</b> Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из алюминиевого анодированного порошкового лака, анодированного лака, лака дисперсного конденсата из алюминия, а том числе с внутренними лакокрасочными покрытиями. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.		
<b>Изготовитель:</b> ОИИЦЭТРО С ОПРАВИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОПИРА ГИВЕНСКИЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Шушар, пр-кт Невско-Лысковский, дом 25, корпус 3, литера А.		
<b>Изделие:</b> 396626, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, и Шушары, пр-кт Невско-Лысковский, дом 25, корпус 3, литера А. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГО 5621-001-5890556-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие заводские условия», ГОСТ 199-7:2014 «Мебель. Общие условия». Общие технические условия.		
<b>Согласно техническим условиям:</b> Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403109100, 9403109000; 9403209000; 9403201000; 9403208000; 9403209000.		
<b>Серьезный выпуск.</b> Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»		
<b>Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 датой 04.10.2021 года.</b> Инициаторами лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром» пр. № РА.РУ.21.ДВ80. Схема декларирования: 3/0.		
<b>Дополнительная информация:</b> Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19917:2014 «Мебель для офиса и жилого. Общие технические условия» ст. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.		
<b>Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2022 включительно</b>		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Место оказания услуг соответствия на изделия в соответствии с предоставленной документацией. Место проведения испытаний - ЦС		
Раководитель органа  А.И. Бибиков (подпись, должность)		
М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (подпись)		
С.А. Мухоморова (подпись, должность)		
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.51801/22		
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022		



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявляет: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, ЮФ: 027802185457; Номер телефона: +7 8123441397; Адрес электронной почты: info@metro-pro.com

В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из алюминиевого анодированного порошкового лака, анодированного лака, лака дисперсного конденсата из алюминия, а том числе с внутренними лакокрасочными покрытиями. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

Изготовитель: ОИИЦЭТРО С ОПРАВИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОПИРА ГИВЕНСКИЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Шушары, пр-кт Невско-Лысковский, дом 25, корпус 3, литера А.

Изделие: 396626, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, и Шушары, пр-кт Невско-Лысковский, дом 25, корпус 3, литера А. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГО 5621-001-5890556-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие заводские условия», ГОСТ 199-7:2014 «Мебель. Общие условия». Общие технические условия.

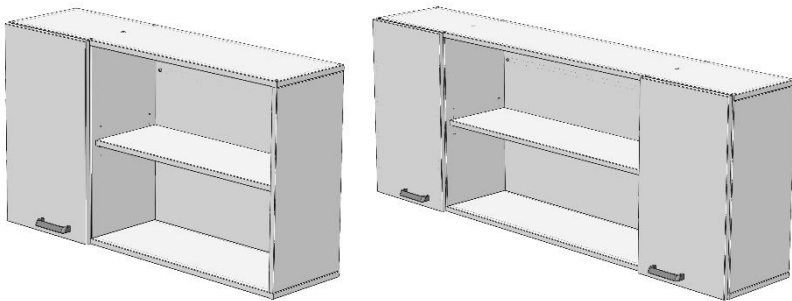
Согласно техническим условиям: Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403109100, 9403109000; 9403209000; 9403201000; 9403208000; 9403209000.

Серьезный выпуск. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 датой 04.10.2021 года. Инициаторами лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром» пр. № РА.РУ.21.ДВ80. Схема декларирования: 3/0.

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19917:2014 «Мебель для офиса и жилого. Общие технические условия» ст. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2022 включительно



**Шкаф навесной ШН**  
(ЛК-900 ШН, ЛК-1200 ШН, ЛК-1500 ШН, ЛК-1800 ШН)  
**ГОСТ 16371-2014**

### 1. Назначение

Шкаф модели ШН предназначен для хранения документации, является навесным и крепится к стене.

### 2. Технические данные

#### 2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Максимальная масса, кг
ЛК-900 ШН	900×340×700	ЛДСП	28
		Сталь	29
ЛК-1200 ШН	1200×340×700	ЛДСП	34
		Сталь	34
ЛК-1500 ШН	1500×340×700	ЛДСП	45
		Сталь	46
ЛК-1800 ШН	1800×340×700	ЛДСП	51
		Сталь	51

#### 2.2. Описание

*Корпус – ЛДСП вариант:*

Шкаф выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм.

Открытое отделение имеет зафиксированную полку, отделение за дверцей (в варианте 1500 и 1800 дверцы две) – регулируемую полку. Нагрузка на полку не более 10 кг.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

*Корпус – сталь вариант:*

Настройка выполнена из листовой стали толщиной 0,8 мм, окрашенной порошковой краской.

Открытое и отделение за дверцей (в варианте 1500 и 1800 дверцы две) имеют регулируемую полку. Нагрузка на полку не более 10 кг.

### 2.3. Комплектация

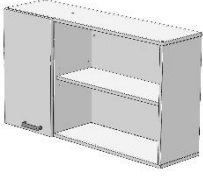
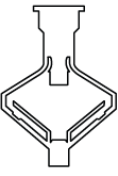

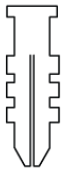

В стандартную комплектацию шкафа входят:

- Ручки из полиамида;

В дополнительную комплектацию стола входят:

- Замки;
- Доводчики.

### 3. Комплект поставки

№	1	2	3	4	5
Наименование	Шкаф настенный	Дюбель для гипсокартона 10x50 мм	Саморез 4x60 мм	Дюбель по бетону 6x50 мм	Саморез 4x60 мм
					
Кол-во	1 шт.	7 шт.	7 шт.	7 шт.	7 шт.

### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать шкаф, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

### 5. Схема сборки

*Шкаф навесной поставляется в сборе.*

### 6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: перфоратор, шуруповёрт.

- 6.1. Предварительно выставить изделие по уровню, сквозь задние стенки надстройки разметить на стене места для сверления.
- 6.2. Просверлить в стене на одном уровне крепёжные отверстия.
- 6.3. Установить дюбели из комплекта в просверленные отверстия.
- 6.4. Навесить шкаф, закрепить его на стене с помощью саморезов.
- 6.5. При необходимости выровнять дверцы шкафа.
- 6.6. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату ввода в эксплуатацию.

### 7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
  - визуальный осмотр;

- уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

### 8. Правила эксплуатации

8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф навесной

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Расшифровка

\_\_\_\_\_  
Дата

### ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

### Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

#### 1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.