

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ И МЕТРОЛОГИИ	
 СЕРТИФИКАТ СОПОТВЕСТВИЯ	
№: РОСС RU.MB3.H0013	
Срок действия с 27.02.2020	по 26.02.2023
№ 2224974	
Орган по сертификации: «АНО "Центр Метрологический и Исследовательский "Метронорм". Место нахождения: 141073, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение XII, рп. № КА.RU.II.MB3, тел./факс: 8(495)323-63-87, адрес электронной почты: metrolog@aydmail.ru	
ПРОДУКЦИЯ: Набор лабораторной мебели SingleRc ПДС по ДК 1.00.00 и каллан на него (из нержавеющей стали металлургической лаборатории). См. приложение №3 (таблица №48-000123, 0001914, 9003553) Сертификат выдан в количестве 10 экземпляров по адресу По 5621-00-8800-5555-0014 набору лабораторной мебели SingleRc ПДС по ДК 1.00.00 каллан из стали. Технические условия: ТУ47-2014 «Мебель для оснащения помещений стандартных классов». ГОСТ 16711-2014 «Мебель (обозначение таблицы условное)».	код ОК 035 (ОКПН): OK 034.014 (ОКПД 2): 31.00.19.13
СОПОТВЕСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 16711-2014 «Мебель для оснащения учебных. Общие технические требования», ГОСТ 16711-2014 «Мебель. Общие технические условия»	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «СПИЦАЛТМЕБЛИ» ИНН 780413696, адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСЛЕКТ КОЗЬМИТСКИЙ, дом 15, корпус 2-П, эт. 3, офис 326. Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шувальев, Новопольский проток, д.25 корпус 3, литера А.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «СПИЦАЛТМЕБЛИ», Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСЛЕКТ КОЗЬМИТСКИЙ, дом 15, корпус 2-П, эт. 3, офис 326. Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шувальев, Новопольский проток, д.25 корпус 3, литера А.	
НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-23X13-02 от 20.02.2020 г., Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО ЦПИ "Метронорм" по № КА.RU.II.DMB, протокола № 42.09.6 от 24.01.2020 г. «Испытательная лаборатория при Федеральном бюджетном учреждении «Центр науки и инноваций в городе Москва» в Языковом переулке (АО, рп. № KA.RU.II.DMB, сертификата соответствия № TC RU-CZ.AA15.B.00232, № TC RU-CRU.AT21.B.00028	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Место выпуска знака соответствия на изделия и о трансформационной документации. Место изготовления - 3г	
Руководитель органа _____ Эксперт _____	А.И. Байкова <i>(подпись)</i> С.А. Воробьев <i>(подпись)</i>
Сертификат был аннулирован при обнаружении подделки сертификата.	



EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦБАЛМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 376, Адрес места осуществления деятельности: 196826, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новогородский проспект, дом 25, корпус 3, латера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. JIK 1.09.00 из изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листового стекла, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Источники: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛТЕКМЕТ» " Место нахождения: 195069, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДАТЫНСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЛИТ. А, ОФИС 326. Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Кондратьевский проспект, дом 25, корпус 3, литера А
Документ, и соответствию с которым изготовлена продукция: ТО 5621-100-58905556-204 «Набор лабораторной мебели Simple Pro. ЛК. № 1. 00.00 и изделия из него. Техническое описание, ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Технические характеристики: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Кондратьевский проспект, дом 25, корпус 3, литеры А

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели для жилых помещений»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва" рег. № RA.RU.21JHH96; № 678-И/1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ИСИ "Метропол" рег. № RA.RU.21JDM80. Сведения декларирования: 3д;

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16771-2014 «Мебель. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3.4, 5.5, 8, 9; Условия в сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в крытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 включительно


 М.П. КОРОТКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
 (подпись) (Ф. И. О. заявителя)
 Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАСН RU Д-РУ.МН33.18.00783/20
 Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020



**Стул лабораторный антистатический GEMA ESD
ГОСТ 19917-2014**

1. Назначение

Стул лабораторный модели GEMA ESD предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Габаритные размеры изделия в сборе, мм:

- Диаметр – 640 мм.
 - Высота – 500...690 мм.
 - Размер сиденья – 460x450 мм, спинки – 305x400 мм.
Материал сиденья и спинки – мягкий литой полиуретан чёрного цвета.
 - Угол наклона спинки регулируется с помощью пластины, максимальный угол наклона 35°.
 - Сопротивление на сиденье, не более $\Omega = 10^7$ Ом.
 - Сопротивление на спинку, не более $\Omega = 10^7$ Ом.
- Масса – не более 8 кг.

2.2. Описание

Стул GEMA ESD – является антистатическим.

Сиденье и спинка стула изготовлены из полиуретана, позволяющего работать в агрессивных средах, а так же в условиях знакопеременных нагрузок и температур. Основой изделия является металлическое пятилучье на пластиковых антистатических опорах, фиксирующее в вертикальном положении металлический газлифт.

Пятилучье комплектуется на выбор пластиковыми антистатическими роликами, либо стационарными антистатическими опорами.

2.3. Комплектация

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Высокий газлифт (регулировка по высоте 570...820 мм);
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);

- Стационарные опоры (как дополнительный комплект к пластиковым роликам)

3. Комплект поставки


№	1	2	
Наименование	Пятилучье хромированное	Пластиковые ролики антистатические	Стационарные опоры антистатические
			
Кол-во	1 шт.	5 шт.	
№	3	4	5
Наименование	Газлифт	Сиденье в сборе с механизмом регулировки и проводом заземления	Спинка в сборе с проводом заземления
			
Кол-во	1 шт.	1 шт.	1 шт.

4. Подготовка к сборке


- 4.1. Распаковать стул, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

Конструкция I

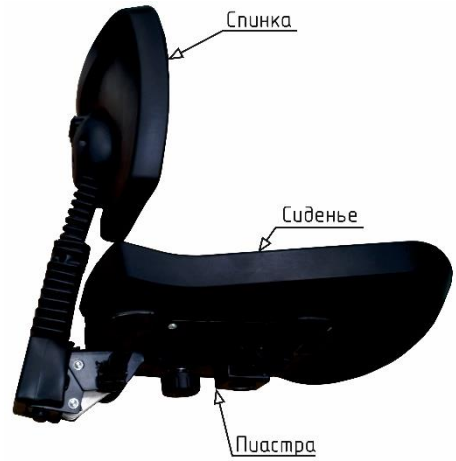

Конструкция II

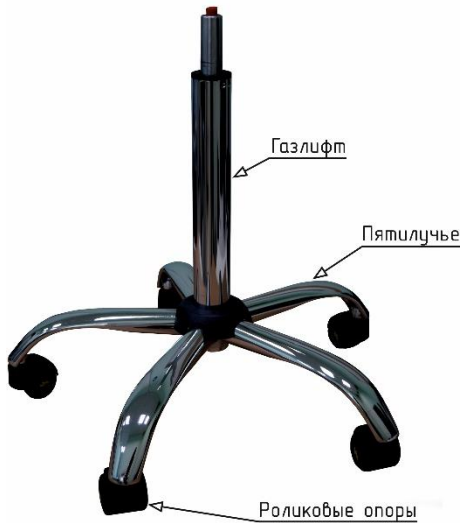

6. Инструкция по сборке стула

Для сборки необходимо: шуруповёрт (отвёртка).

- 6.1. Соединить в клеммной колодке провода заземления, выходящие из спинки и сиденья стула.
- 6.2. Присоединить спинку стула к сиденью, зафиксировав пластиковым винтом с шайбой 10 из комплекта (Конструкция I).
- 6.3. Вставить в пятилучье опоры и газлифт (Конструкция II).
- 6.4. Соединить конструкцию I с конструкцией II.

7. Инструкция по обслуживанию

Уборка пыли, грязи с поверхностей стула с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Стул должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 80%.
- 8.2. Сиденье и основание изделия устойчивы к воздействию щелочных моющих бытовых средств, а также к санитарно-гигиеническим моющим средствам, допустимым для каждого вида материалов индивидуально.
- 8.3. Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг.
- 8.4. Недопустимо прикладывать какие-либо усилия, направленные на излом сиденья (Рис. 1).
При изломе сиденья в этой зоне такой случай считается не гарантийным и претензии по нему не принимаются.



Рис. 1. Зона нагрузки на излом

Свидетельство о приёмке:

Стул лабораторный антистатический GEMA ESD

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

_____/_____/_____
Подпись Расшифровка Дата



ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

- 1.3. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.