

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкции по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

<p>СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ И СИСТЕМ ИМПОРТИРОВЩИКОВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «МЕТРОМ» <small>Земельный участок № 18/003/2018/003/001/001, кадастровый номер территории 18/003/2018/003/001/001, кадастровый номер территории 18/003/2018/003/001/001</small></p>			
<p align="center">СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.МЕТ3.Н00034</p>			
<p>№ 000079</p>		<p>Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023</p>	
<p>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Центр сертификации и испытаний «Метром». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, ЮФУ: 027802185457, Номер телефона: +7 8123441397, Адрес электронной почты: info@metro-prcs.com</p> <p>В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА</p> <p>заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели вспомогательной лаборатории) из полимерных, литейно-структурных пластмассовой ступицы, листового металлического каркаса, с том числе с встроенными дозаторами/дозаторными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листа.</p> <p>Наименование: ОВНЦЭТ/ЭО С ОПРАЧЕВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОНРАТЯ ВЕВСКИЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196626, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, г. Шушары, пр-кт Назаровский, дом 25, корпус 3, литер А.</p> <p>Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», ОГРН 502380909, ИНН 784119360, 940330100, 940330900, 940330100, 940330900, 940330100, 940330900.</p> <p>Соприемный выпуск.</p> <p>Сотвествует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»</p>			
<p>ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в количестве 12 штук (каждый комплект мебели изготавливается по заказу клиента) с комплектующими на 2 листа (общая кв.м. 000075, 000075, 000037)</p> <p>Средний вес: Наименование изделия по ТУ 940330100-000055-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия. ГОСТ 16917-2014 «Мебель для лабораторий и валеологии. Общие технические условия. ГОСТ 16917-2014 «Общие технические условия».</p>		<p>кол. ОК 034-014 (ЕАЭС, 2006) 31.09.13.190 31.39.11</p>	
<p>ОБЪЕКТЫ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 19917-2014 Мебель для лабораторий и валеологии. Общие технические условия ГОСТ 107-2014 Мебель. Требования к изготовлению</p>		<p>АНО ТН ВУД ЭАЭС 940330900, 940330100 940330100, 940330900 940330100, 940330900 041001100, 09129280000</p>	
<p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», ИНН 784119360, Юридический адрес (место нахождения): 195197, Г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 литер 3, литер 3, пом. 18-Н3, офис 52 Филиальный адрес (место осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, проспект Назаровский, дом 25, корпус 3, литер А</p>			
<p>СЕРТИФИКАТ ВЫДААН Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ»</p> <p>Кратковременный срок (после истечения): 195197, Г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 литер 3, литер 3, пом. 18-Н3, офис 52 Филиальный адрес (место осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, проспект Назаровский, дом 25, корпус 3, литер А</p>			
<p>НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 078-037/С/Р-2022 от 29.12.2022 года, Испытания в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности мебели») продукции АНО «ЦСИ «Метром» пр. № РОСС RU.ИВ199.В.ПРОИЗВ.01 от 11.01.2022 года, сертификата соответствия № IC RU.СФАС.А.5.В.000232, № IC RU.С.К1.А.21.В.00028</p>			
<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>Место нахождения знака соответствия на изделии в виде государственной документации: АНО «ЦСИ «Метром» - 1с Руководитель органа _____ А.И. Биланов (подпись, печать) С.А. Маркина (подпись, печать)</p> <p align="right"> М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (подпись) (печать) (с. И. С. занятием) </p>			
<p>Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.51801/22</p> <p>Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022</p>			



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, ЮФУ: 027802185457, Номер телефона: +7 8123441397, Адрес электронной почты: info@metro-prcs.com

В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели вспомогательной лаборатории) из полимерных, литейно-структурных пластмассовой ступицы, листового металлического каркаса, с том числе с встроенными дозаторами/дозаторными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листа.

Наименование: ОВНЦЭТ/ЭО С ОПРАЧЕВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОНРАТЯ ВЕВСКИЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196626, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, г. Шушары, пр-кт Назаровский, дом 25, корпус 3, литер А.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», ОГРН 502380909, ИНН 784119360, 940330100, 940330900, 940330100, 940330900, 940330100, 940330900.


Соприемный выпуск.

Сотвествует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 от 29.12.2022 года, Испытания в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности мебели») продукции АНО «ЦСИ «Метром» пр. № РА.RU.21.Д.880.0. Система декларирования: 3в

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19917-2014 «Мебель для лабораторий и валеологии. Общие технические условия» тт. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9, ГОСТ 16917-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.3, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8, 9, 9. Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +12 °C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели (корпусов и стоек) - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

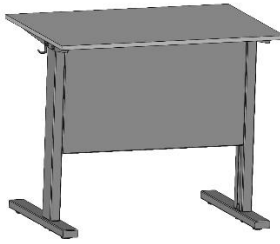

Стол учащегося
(ЛК-600 С-У, ЛК-900 С-У, ЛК-1200 С-У, ЛК-1500 С-У)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Стол письменный модели С-У предназначен для использования в лабораториях и в кабинетах, когда не требуется подвод электричества или установка сливных раковин.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-600 С-У	600×600×750	18
ЛК-900 С-У	900×600×750	23
ЛК-1200 С-У	1200×600×750	27
ЛК-1500 С-У	1500×600×750	32

2.2. Описание

Каркас: основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с окрашенный порошковой краской серого цвета.

Рабочая поверхность стола может быть выполнена из следующих материалов:

- CPL (торцы обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм);
- Монолитный химически стойкий пластик (Lab HPL);

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

2.3. Комплектация

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Крючок для рюкзаков/сумок/портфелей.

3. Комплект поставки

№	1	2	3	4
Наименование	Разборный металлический каркас	Саморез для тонких пластин 4,2х16 мм	Двусторонний скотч (наклеен на изделие)	Рабочая поверхность
			<i>Внимание! РП LabHPL клеится только на двусторонний скотч.</i>	
Кол-во	1 шт.	12 шт.		1 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

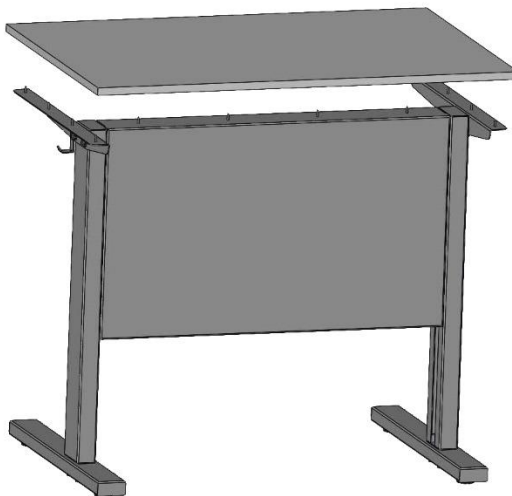


Рис. 1. Установка рабочей поверхности

6. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: шестигранные ключи (4, 5), шуруповёрт.

- 6.1. Собрать каркас согласно «Инструкции по сборке каркаса».
- 6.2. Положить рабочую поверхность на каркас.
- 6.3. Прикрепить её к каркасу, используя саморезы для тонких пластин 4,2x16 мм (12 шт.) (Рис. 1). **Внимание! РП LabHPL клеится на двусторонний скотч.**

6.4. ВНИМАНИЕ! Если материал рабочей поверхности – Lab HPL:

- Снять с двустороннего скотча, приклеенного на нижней стороне рабочей поверхности, защитный слой;
 - Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
 - Обезжирить поверхность каркаса, на которую будет устанавливаться рабочая поверхность;
 - Установить столешницу на каркас так, чтобы скотч соприкасался с боковинами каркаса;
- Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).**

- 6.5. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
 - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
 - уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства. Не допускается прямой контакт с водой частей изделия изготовленных из ЛДСП.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.
- 7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.
- 8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 200 кг.

Свидетельство о приёмке:


Стол учащегося

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

_____/_____/_____
Подпись Расшифровка Дата

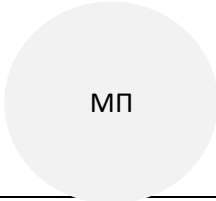

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Комплект поставки каркаса

№	1	2	3	4	5
Наименование	Винт М8х16 DIN933	Винт М8х45 DIN933	Винт М8х80 DIN933	Винт М6х20 DIN7985	Шайба М8 DIN 125
					
Кол-во	6 шт.	8 шт.	8 шт.	4 шт.	22 шт.
№	6		7		9
Наименование	Шайба М8 DIN 127		Резиновая ножка Adam Hall 38мм		Саморез для тонких пластин 4,2х16 мм
					
Кол-во	22 шт.		4 шт.		12 шт.

Инструкция по сборке каркаса

Для сборки необходимо: шестигранный ключ (4, 5), шуруповёрт.

1. К опорам прикручиваем резиновые ножки Adam Hall 38мм с помощью Винт М6х20 DIN7985 (Рис. 2).
2. К Панели С-У притягиваем уголки через стойки с помощью Болт М8х80 DIN933, Шайба М8 DIN 127, Шайба М8 DIN 125 и стягиваем панель со стойками с помощью Болт М8х16 DIN933, Шайба М8 DIN 127, Шайба М8 DIN 125 (Рис. 3).
3. Устанавливаем стойки на опоры с помощью Болт М8х45 DIN933, Шайба М8 DIN 127, Шайба М8 DIN 125 (Рис.4).
4. Рабочую поверхность крепим через установочные отверстия Уголков и Панели С-У саморезами для тонких пластин 4.2х16 (Рис.1).

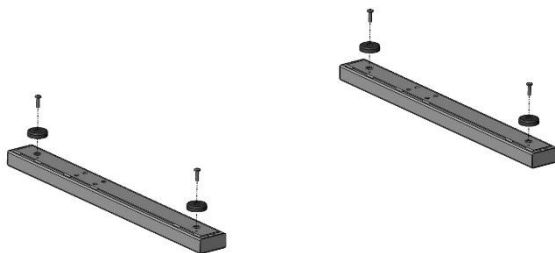


Рис.2 Установка резиновых опор

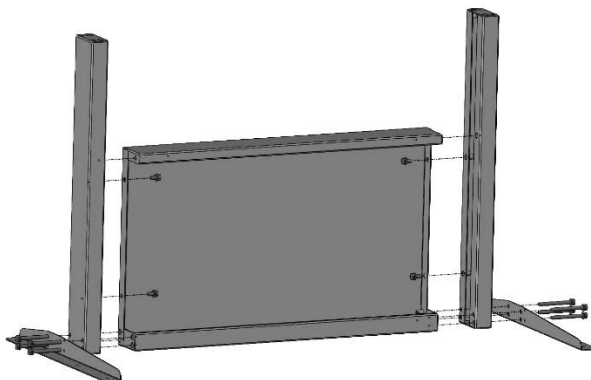


Рис.3 Сборка каркаса

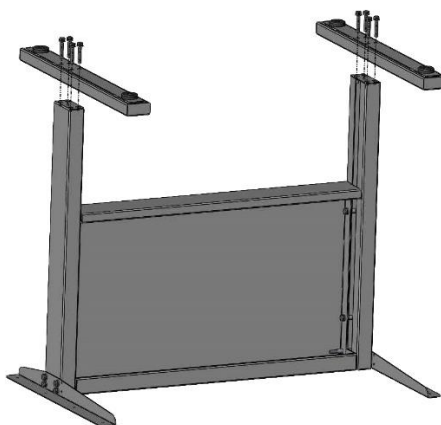


Рис.4 Установка опор на каркас

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.