

Simple[®] pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМ ИМПОРТИРОВЩИКОВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬ «МЕТРОМ»

Знак соответствия ЕАС (Еurasian Conformity) является подтверждением того, что продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) и/или Евразийского экономического союза (Еurasian Conformity) и/или других международных стандартов.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.МЕТ3.Н00034

Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023 № 000079

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Центр сертификации и исполнения «Метром». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, д.15, к.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, Юрид. адрес: 027802185457, Номер телефона: +7 8123441397, Адрес электронной почты: info@metro-pro.com

В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели вспомогательной лабораторной) из алюминиевых анодированных листов, анодированного листового конструктивного исполнения, с том числе с встроенными дозаторами/дозаторными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

Изготовитель: ООО «СЦ» с ОПРАВИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 15, к. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Юнцы, пр-кт Невский, дом 25, корпус 3, литера А.

Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 15, к. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Юнцы, пр-кт Невский, дом 25, корпус 3, литера А.

Изготовитель: ООО «СЦ» с ОПРАВИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 15, к. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Юнцы, пр-кт Невский, дом 25, корпус 3, литера А.

Общие технические условия: Технические регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Согласуется требованиям нормативных документов
ГОСТ 19917-2014 «Мебель. Термины и определения. Общие технические условия»
ГОСТ 107-2014 «Мебель. Требования к материалам»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», ИНН 784119806, Юридический адрес (место нахождения): 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 литера 3, литер 3, пом. 18-Н3, офис 52 Фактический адрес (место осуществления деятельности): 196050, г. Санкт-Петербург, проспект Шумкина, Пятигорский процесс, дом 25, корпус 3, литера А.

СЕРТИФИКАТ ВЫДААН Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Юридический адрес (место нахождения): 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 литер 3, литер 3, пом. 18-Н3, офис 52 Фактический адрес (место осуществления деятельности): 196050, г. Санкт-Петербург, проспект Шумкина, Пятигорский процесс, дом 25, корпус 3, литера А.

ПА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 078-037/СЦ-2022 от 29.12.2022 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром»» (пр. № РОСС RU.ИД.090.В.ПРОИСП.01 от 11.01.2022 года, сертификат соответствия № IC 801 ССФ.АА.5.В.000320, № IC 801 С-RT-AT.21.В.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нахождения знака соответствия на изделии в соответствии с документацией:
— на изделии — IC
— на упаковке — IC

Раководитель органа: *[Подпись]* А.И. Бибиков (подпись, должность)
С.А. Мухоморова (подпись, должность)

М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (подпись)
(Ф. И. О. занятием)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, д.15, к.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, Юрид. адрес: 027802185457, Номер телефона: +7 8123441397, Адрес электронной почты: info@metro-pro.com

В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели вспомогательной лабораторной) из алюминиевых анодированных листов, анодированного листового конструктивного исполнения, с том числе с встроенными дозаторами/дозаторными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

Изготовитель: ООО «СЦ» с ОПРАВИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 15, к. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Юнцы, пр-кт Невский, дом 25, корпус 3, литера А.

Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 15, к. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Юнцы, пр-кт Невский, дом 25, корпус 3, литера А.

Изготовитель: ООО «СЦ» с ОПРАВИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 15, к. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Юнцы, пр-кт Невский, дом 25, корпус 3, литера А.

Общие технические условия: Технические регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Согласуется требованиям Таможенного регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

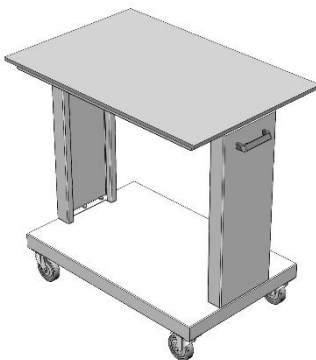
Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 от 29.12.2021 года. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром»», пр. № RA.RU.21.Д.И80.0. Схема декларирования: 18.

Дополнительная информация: Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром»», пр. № RA.RU.21.Д.И80.0. «Мебель для оказания г. лужения. Общие технические условия» от 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» л. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3., 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Условия и критерии хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +12 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2022 включительно

М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (подпись)
(Ф. И. О. занятием)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.51801/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



Стол передвижной
(ЛК-600 СЛП, ЛК-900 СЛП, ЛК-1200 СЛП)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Стол передвижной модели СЛП предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-600 СЛП	600×600×770 600×600×900	36
ЛК-900 СЛП	900×600×770 900×600×900	44
ЛК-1200 СЛП	1200×600×770 1200×600×900	53

2.2. Описание

Каркас: основой изделия является сборно-разборный металлический каркас, окрашенный порошковой краской. В каркасе предусмотрены 4 ролика диаметром 100 мм, два из которых оснащены стопорным механизмом.

Рабочая поверхность стола может быть выполнена из следующих материалов:

- CPL (торцы обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм);
- Керамогранит;
- Монолитный химически стойкий пластик (Lab HPL);
- Бесшовный керамогранит (GranTec).

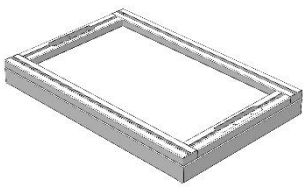
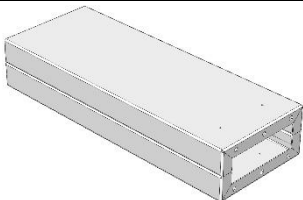
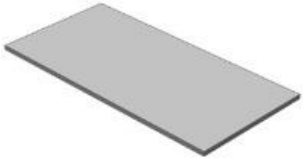


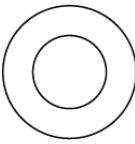
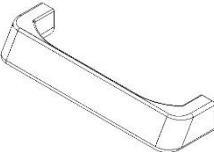




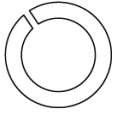
Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* стола входят:

- Роликовые опоры;
- Ручки из полиамида.

3. Комплект поставки

№	1	2	3
Наименование	Рама + дно СЛП	Боковины СЛП	Рабочая поверхность
			
Кол-во	1 компл.	1 компл.	1 шт.
№	4	5	6
Наименование	Болт М8х16 мм	Болт М8х80 мм	Шайба 8
			
Кол-во	12 шт.	4 шт.	16 шт.
№	7	8	9
Наименование	Ручка 128 мм	Винт М4х16 мм	Саморез 4х40 мм
			
Кол-во	2 шт.	4 шт.	8 шт.
№	10	11	12
Наименование	Ролик поворотный Ø100 мм со стопором	Винт М6х20 мм	Шайба-гровер 6
			
Кол-во	4 шт.	16 шт.	16 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

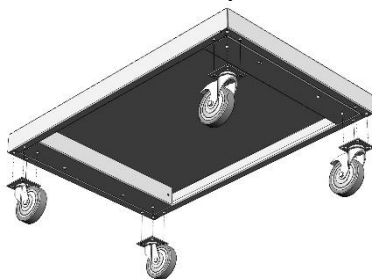


Рис. 1. Установка роликов

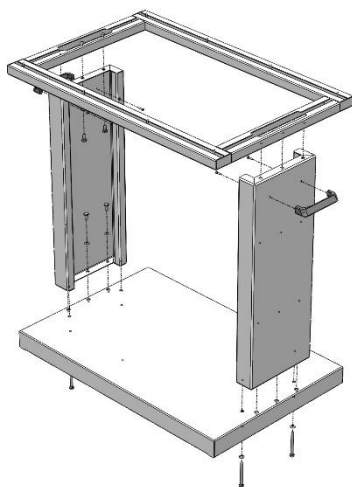


Рис. 1. Сборка каркаса стола

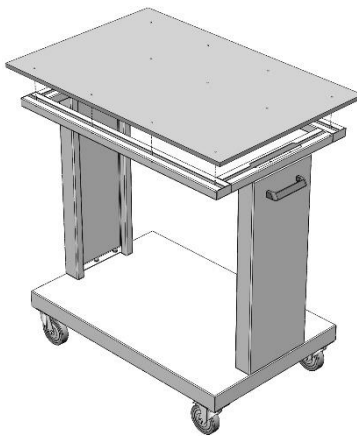


Рис. 2. Установка рабочей поверхности

6. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт.

- 6.1. Установить на дно стола ролики, используя винты М6х20 мм, шайбы-гроверы 6 и предусмотренные в дне заклёпки-гайки М6 (Рис. 1).
- 6.2. Соединить боковины с дном и верхней рамой, используя болты М8х45 мм, М8х80 мм, шайбы 8 и предусмотренные в деталях заклёпки-гайки М8 (Рис. 2).
- 6.3. Установить на боковины ручки, используя винты М4х16 мм (Рис. 2).
- 6.4. Положить рабочую поверхность на каркас.
- 6.5. Прикрепить её к каркасу, используя саморезы 4х40 (Рис. 2).

6.6. ВНИМАНИЕ! Если материал рабочей поверхности – Lab HPL:

- Снять с двустороннего скотча, приклеенного на нижней стороне рабочей поверхности, защитный слой;
 - Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
 - Обезжирить поверхность каркаса, на которую будет устанавливаться рабочая поверхность;
 - Установить столешницу на каркас так, чтобы скотч соприкасался с боковинами каркаса;
- Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

- 6.7. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
 - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;

- уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства. Не допускается прямой контакт с водой частей изделия изготовленных из ЛДСП.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.

8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 180 кг.

Свидетельство о приёме:

Стол передвижной

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

Подпись

Расшифровка

Дата

МП

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.