

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)

[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)



ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург




# СОДЕРЖАНИЕ

## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

<b>СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «МЕТРОМ»</b> <small>Знак соответствия ЕАС (Еurasian Conformity) является официальным сертификатом соответствия, выданным на добровольной основе в соответствии с положениями п. 46 ГОСТ Р ИСО/ИСО/ИЕК 67:2022, 67:2022, 67:2022</small>		
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b> № РОСС RU.МЕТ3.Н00034		
№ <b>000079</b>		
Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023		
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> АНО «Центр сертификации и испытаний «Метром». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, ЮФ: 027802185457; Номер телефона: +7 8123441397; Адрес электронной почты: info@metro-pro.com		
<b>В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что</b> Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из алюминиевых анодированных листов, анодированных стальных листового конструктивного исполнения, 3 том числе с встроенными лабораторными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.		
<b>Изготовитель:</b> ООО «СЦ» С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОПИРА ГИВЕНСКИЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, в Шушары, пр-кт Невзоровский, дом 25, корпус 3, литера А.		
<b>Декларация в соответствии с которым изготовлена продукция:</b> (О) 5621-001-5890556-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие заводские условия», ГОСТ 19977-2014 «Мебель. Общие заводские условия. Общие технические условия». Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403109100, 9403109000; 9403209000; 9403201000; 9403208000; 9403209000.		
<b>Согласуется требованиям</b> Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»		
<b>Декларация о соответствии принята</b> на основании протокола 678-14400-2021 датой 04.10.2021 года. «Исполнительная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром»», пр. № РА.РУ.21.ДВ80; Схема декларирования: 18.		
<b>Дополнительная информация:</b> Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19977-2014 «Мебель для оказания в лечебных. Общие технические условия» ст. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8, 9, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.		
<b>Декларация о соответствии действительна с даты регистрации</b> по 28.12.2022 <b>исключительно</b>		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Место оказания услуг соответствия на изделия в соответствии с дополнительной документацией. Место сертификации - г. Санкт-Петербург Раководитель органа  А.И. Биланов (подпись, должность) М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (подпись) С.А. Мухоморова (подпись, должность)		



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявляет: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, ЮФ: 027802185457; Номер телефона: +7 8123441397; Адрес электронной почты: info@metro-pro.com

В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из алюминиевых анодированных листов, анодированных стальных листового конструктивного исполнения, 3 том числе с встроенными лабораторными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

Изготовитель: ООО «СЦ» С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОПИРА ГИВЕНСКИЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, в Шушары, пр-кт Невзоровский, дом 25, корпус 3, литера А.

Декларация в соответствии с которым изготовлена продукция: (О) 5621-001-5890556-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие заводские условия», ГОСТ 19977-2014 «Мебель. Общие заводские условия. Общие технические условия». Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403109100, 9403109000; 9403209000; 9403201000; 9403208000; 9403209000.

Согласуется требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 датой 04.10.2021 года. «Исполнительная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром»», пр. № РА.РУ.21.ДВ80; Схема декларирования: 18.

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19977-2014 «Мебель для оказания в лечебных. Общие технические условия» ст. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8, 9, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2022 **исключительно**

М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
(подпись)  
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.51801/22  
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



**Стол весовой**  
(ЛК-600 СВ, ЛК-900 СВ)  
**ГОСТ 16371-2014**

### 1. Назначение

Стол весовой модели СВ предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

### 2. Технические данные

#### 2.1. Размеры

<b>Модель</b>	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
<b>ЛК-600 СВ</b>	600×400×770   600×400×900	54
	600×600×770   600×600×900	78
<b>ЛК-900 СВ</b>	900×600×770   900×600×900	98

#### 2.2. Описание

*Каркас:* основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

*Рабочая поверхность* представляет собой гранитную плиту толщиной 30 мм, которая устанавливается на металлический каркас при помощи специальных резиновых демпферов.

#### 2.3. Комплектация


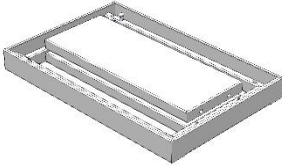

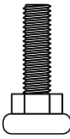




В *стандартную комплектацию* стола входят:

- Регулируемые опоры.

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Блок розеток (220 В) с автоматом отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- Ящик выдвижной (для глубины 600 мм).

### 3. Комплект поставки

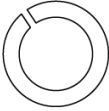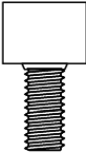№	1	2	3		
Наименование	Боковины каркаса	Рама и панели каркаса	Рабочая поверхность		
					
Кол-во	2 шт.	1 компл.	1 шт.		
№	4	5	6	7	8
Наименование	Опора резьбовая М8	Болт М8х45	Болт М8х16	Шайба-гровер 8	Виброопора М8 D25х30
					
Кол-во	4 шт.	8 шт.	8 шт.	16 шт.	4 шт. – 600 СВ 6 шт. – 900 СВ

#### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

#### 5. Схема сборки

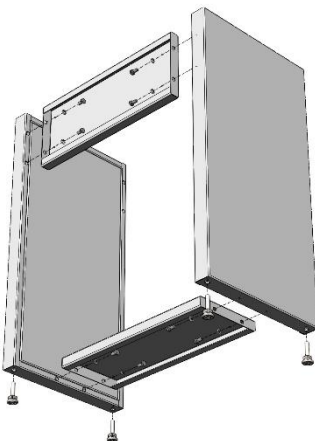
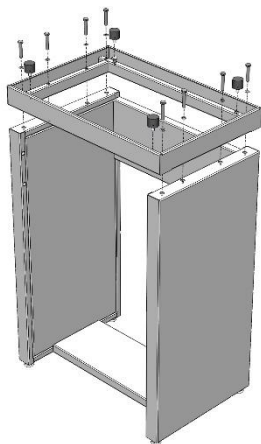
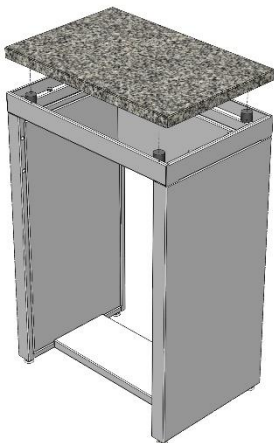


Рис. 1. Сборка каркаса



*Рис. 2. Установка верхней рамы*



*Рис. 3. Установка рабочей поверхности*

## **6. Инструкция по сборке стола**

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт.

- 6.1. Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1).
- 6.2. Соединить боковины с задней и нижней панелями каркаса, используя болты М8х16, шайбы-гроверы 8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 (Рис. 1).
- 6.3. Установить на боковины верхнюю раму каркаса, используя болты М8х45, шайбы-гроверы 8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 (Рис. 2).
- 6.4. Установить в верхнюю раму виброопоры (Рис. 2).
- 6.5. Положить гранитную плиту на виброопоры (Рис. 3).
- 6.6. Если стол комплектуется панелью с блоком розеток – собрать и подключить вилку к электропитанию (при подключении в щиток, заземление – жёлто-зелёный провод).

**6.7. Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом.**

6.8. Выставить изделие по уровню при помощи регулируемых опор.

6.9. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

### **7. Инструкция по обслуживанию**

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
- уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

### **8. Правила эксплуатации**

8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.

8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 250 кг.

Свидетельство о приёмке:

Стол весовой

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка

\_\_\_\_\_  
Дата

МП

### **ВНИМАНИЕ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

### Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

#### 1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.



### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.