

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№: РОСС RU.MF33.H0013	по 26.02.2023
Срок действия: с 27.02.2020	№ 2224974
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: АО "Центр сертификации и исследований "Метроном". Место нахождения: 41073, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, аэропорт Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № КА.КУ.ИПМЗ, Техинформ 8429-2323-63-87; адрес электронной почты: metro@metronom.ru	
ПРОДУКЦИЯ:	код ОК 035 (ГОСТ)
Набор лабораторных весов Single RPL по ДК 1.00.80 и в комплект со швом (из нержавеющей стали безмеханической обработки) Ш.Н. правдоподобие к классу 1 кг (весы (базиса № 000323, 000334, 000355))	код ОК 034.014 (ОКЛД 2), 31.09.19.13
Сертификат выдан: Протокол от 15.05.20 на № 921-00-00-0000055-2016 набору лабораторной весы Single RPL по ДК 1.00.80 из нержавеющей стали. Технические условия: ТУ 1671-2014 «Меблира для одежды и мебели». Общие технические условия: ГОСТ 1671-2014 «Меблира. Общие технические условия».	код ОК 035 (ГОСТ) 9403200809, 9403109100, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900
СОООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	код ОК 035 (ГОСТ) 9403200809, 9403109100, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900
ГОСТ 19917-2014 «Оборуд. для работы в химии». Общие технические условия», ГОСТ 1671-2014 «Меблира. Общие технические условия».	код ОК 035 (ГОСТ) 9403200809, 9403109100, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900, 9403109900
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "СПИНАЛЬМЕБЛЪ - ИНН 780413696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСпект КОНГРАДЫТСКИЙ, дом 15, КОПИТУР 2-БИТ, 3. ОБЩЕ ПБ. Фактический адрес: 196626 - Санкт-Петербург, поселок Шумицы, Новостройский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАДИ: Общество с ограниченной ответственностью "СПИНАЛЬМЕБЛЪ - АДНО: 191609, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСпект КОНГРАДЫТСКИЙ, дом 15, КОПИТУР 2-БИТ, 3. ОБЩЕ ПБ. Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шумицы, Новостройский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.	
НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-23-23-0020 от 20.10.2020 г., Испытательная лаборатория промышленной продукции ОАО "ПОИ "Метроном" рег. № КА.КУ.ИПМЗ, ДП.080, протокол № 42.09.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный центр Федеральное бюро федерального управления метрологическим Центром государственного метрологического центра Москвы" и Заключением АИ, рег. № КА.КУ.ИПМЗ, Сертификат соответствия № TC RU. C-ZZAAS.15.0032, № TC RU. C-RU-AT21.B.00028	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
Место размещения знака соответствия на изделии и в сопроводительной документации. Место нанесения — 3с	
 Руководитель органа Экспорт	
А.И. Байкова Генеральный директор С.А. Воробьев Генеральный директор	
Сертификат не действует при отсутствии оригинала сертификата.	



EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРИДУС 2-ЛИТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 198625, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новогорский проспект, дом 25, корпус 3, литер А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 1244813397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

дизайнер, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЖК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из данингованных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового анодированного полипропилена, в том числе с встроеными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листу.

Источники: ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «СПЕЦИАЛИЗМЪЛЪ», Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДАРАТОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ПЭТ, 3, ОФИС 362, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, посёлок Шувалов, Ижоринский проспект, дом 25, корпус 3, литера А
Документ, в соответствии с которым осуществляется продукция: ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple Pro», ПК 1 03.00 и ввозили из него. Техническое описание: КОС 19917-2014 «Металл для сварки и покраски». Общие технические условия: ГОСТ 16371-2014 «Металл». Общие технические условия: ГОСТ 19.07.04.05.004.03.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.032.033.034.035.036.037.038.039.040.041.042.043.044.045.046.047.048.049.050.051.052.053.054.055.056.057.058.059.060.061.062.063.064.065.066.067.068.069.070.071.072.073.074.075.076.077.078.079.080.081.082.083.084.085.086.087.088.089.090.091.092.093.094.095.096.097.098.099.100.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели для жилых помещений»


Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва" рег. № RA.RU.21JHH96; № 678-И/1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ИСИ "Метропол" рег. № RA.RU.21JDM80. Сведения декларирования: 3д;

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19117-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия в срок хранения: Изделия мебели должны храниться в крытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 включительно


 М.П. КОРОТКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
 (подпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАСН РК Д-РУ.МН33.18.00783/20
 Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020

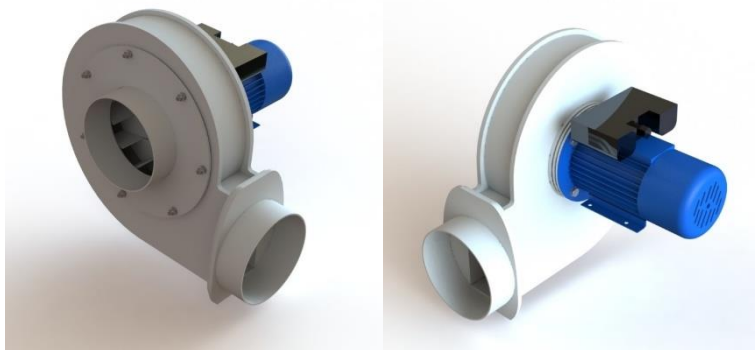

Вентилятор кислотостойкий АВК200



1. Назначение

Вентилятор кислотостойкий представляет собой механическое устройство, предназначенное для перемещения воздуха, содержащего пары химических реагентов и коррозионно-активных веществ, по воздуховодам систем кондиционирования и вентиляции, и создающее необходимый для этого перепад давлений (на выходе и входе вентилятора).

2. Технические данные

2.1. Габаритные размеры вентилятора

Размеры, мм						Вес, кг
L	S	H	di	do	ds	
689	497	633	200	315	60	21

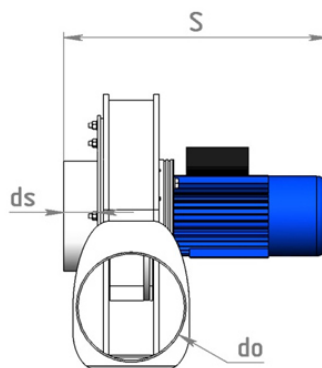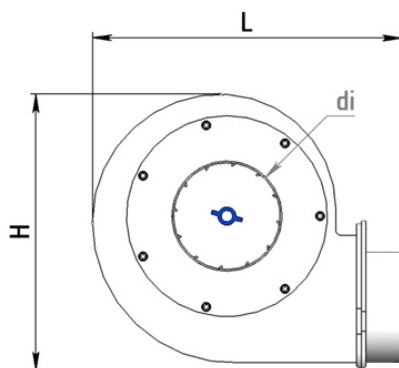

2.2. Основные технические параметры

Наименование	n, об/мин	Мощность, Вт	Ток, А	Макс. производительность, м. куб./час
Вентилятор кислотостойкий	1400	550	3,95	1700

Шумовые характеристики: работающий вентилятор не превышает уровень шума 90 дБ.

2.3. Описание

Корпус вентилятора изготавливается из полипропилена, обладающего высокой химической стойкостью.

Электродвигатель однофазный на напряжение 230 В $\pm 10\%$

2.4. Комплектация

В *стандартную комплектацию* вентилятора входят:

- Хим. стойкий воздуховод;
- Хомуты.




В *дополнительную комплектацию* шкафа входят:

- Регулятор скорости вращения.

3. Комплект поставки

№	1	2	3
Наименование	Гофра $\varnothing 200$, L=700 мм	Хомут универсальный $\varnothing 100-315$ мм	Хомут спиральный $\varnothing 190-210$ мм
			
Кол-во	1 шт.	2 шт.	2 шт.

Для установки на шкаф вытяжной

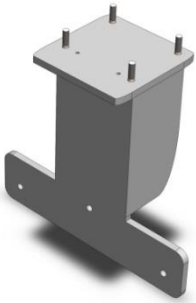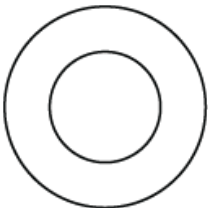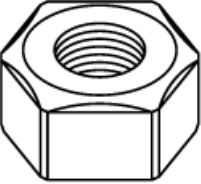№	1	2	3
Наименование	Подставка	Шайба 8	Гайка М8
			
Кол-во	1 шт.	4 шт.	4 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать вентилятор и проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

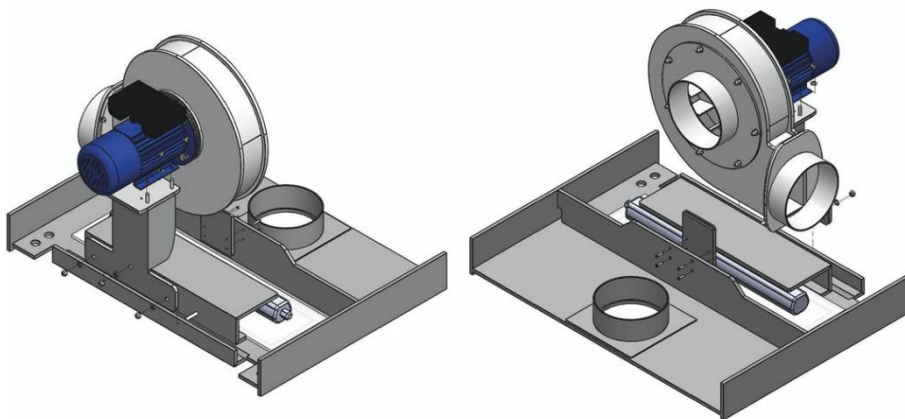


Рис. 2. Установка вентилятора на крышку вытяжного шкафа

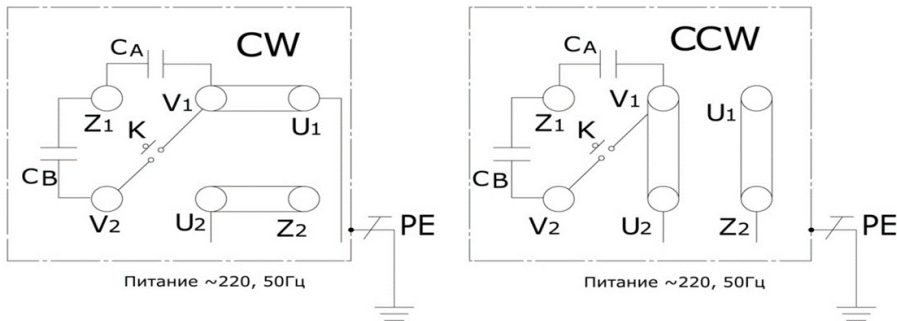


Рис. 3. Электросхема подключения вентилятора
Клеммная колодка

6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), отвёртка.

- 6.1. Установить на крышку шкафа подставки (переднюю – на держатель светильника, заднюю – на ребро жёсткости).
- 6.2. Установить на подставку вентилятор.
- 6.3. Соединить входной фланец вентилятора с фланцем шкафа; а выходной – с вентиляционной системой помещения.
- 6.4. Подключить вентилятор к электросистеме шкафа.
- 6.5. **Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом, имеющим необходимый допуск к выполнению данных**

работ. Все элементы, требующие электрического подключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов.

6.6. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на корпусе;

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; очистка рабочего колеса, внешней и внутренней частей корпуса (при необходимости).

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.

8.2. Вентилятор необходимо оберегать от механических повреждений, а электродвигатель вентилятора – от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

8.3. Вентилятор не должен эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами.

8.4. Вентилятор не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, саж и т.п.

8.5. Не рекомендуется производить частое включение и выключение вентилятора.

Свидетельство о приёмке:

Вентилятор кислотостойкий АВК315

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
5. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
6. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
 - Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи (отгрузки).
- 2.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 3.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 4.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 5.** Срок службы изделия 10 лет.