

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)

[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)



ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург

# СОДЕРЖАНИЕ

## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ «МЕТРОМОН»	
Зеркальные шкафы в Европе рынок, рынок сертифицированы по системе добровольной сертификации. Фотодубликат выдан на основании сертификата и информации рег. № РОСС RU.18249.04P001.00079 от 07.02.2017 года	
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>	
№ РОСС RU.18249.04P001.00079	
Срок действия с 26.12.2025 по 26.12.2028 № 000226	
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации и исследований «Метромон», место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение XII, адрес места осуществления деятельности: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение XII, регистрационный № РОСС RU.18249.04P001.00079. Телефон: +74959995508, +74952236387, Факс: +74952236316, адрес электронной почты: metro@metro-prf.com	
<b>ПРОДУКЦИЯ</b> Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели металлической лабораторной). См. приложение на 1 листе (базис № 000202, 000203, 000204) Средний вид. Присадка изготовлена по ТУ 5627-001-0010556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19972-2014 «Мебель для кабинетов в школах. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».	
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b>	
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинета и лекции. Общие технические условия» ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»	Код ОК 034-2014 ОКТЕК 30000; 31.09.13.190; 31.09.11; 31.01.11
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», ИНН 7801158906, Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кожевинский пр., д. 13 корп. 2, Литер 3, пом. 18-Н, офис 52 фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 196628, г. Санкт-Петербург, поселок Широкое, Индустриальный проспект, дом 25, корпус 3, литера А	
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b> Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кожевинский пр., д. 13 корп. 2, Литер 3, пом. 18-Н, офис 52 фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 196628, г. Санкт-Петербург, поселок Широкое, Индустриальный проспект, дом 25, корпус 3, литера А	
<b>НА ОСНОВАНИИ</b> протокола испытаний № 678-195-СДС-2025 от 25.12.2025 года. Исполнитель: лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метромон» рег. № РОСС RU.18249.04P001.00079 от 11.01.2022 года	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Место для нанесения информации по изделию и в товаросопроводительной документации: ша - 1с	
Изготовитель органа	С.А. Бобровская (подпись, Фамилия)
Исполнитель	А.А. Богданова (подпись, Фамилия)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ИРКУТ КОЛПАКОВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н ОФИС 52, ОГРН: 027802185457, Номер телефона: +7 812 4481 397, Адрес электронной почты: info@metro-prf.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели металлической лабораторной) из американского производственно-структурных линий, извлеченной стали, листового металла не являются изделиями, в том числе с электронными люминесцентными приборами. Система, прилагается № 1 к 3 листа.

Исполнитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОЛПАКОВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н ОФИС 52, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196628, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, п Широкое, пр-т Назаровский, дом 25, корпус 3, литера А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 5627-001-0010556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинета и лекции. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403309100, 9403309000, 9403309000, 9403310000, 9403208000, 9403300000, 9403301000

Согласуется требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели» продукция

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14406-2021 выдан 04.10.2021 год, «Исполнитель: лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метромон», рег. № RA.RU.21.DMBO, Схема дублирования: 3г

**Дополнительная информация** См. также в прилагаемых документах: ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинета и лекции. Общие технические условия» пп. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» пп. 5.2.3, 5.4, 5.20, 5.7, 5.11, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.3.3, 5.9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре в помещении 20 °С от относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной в штатном - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

И.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08 В.51801/22  
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.12.2022



**Стол-мойка лабораторная СМС**  
(ЛК-600 СМС, ЛК-900 СМС, ЛК-1200 СМС, 1500 СМС)  
**ГОСТ 16371-2014**

**1. Назначение**

Мойка лабораторная модели СМС предназначена для использования в лабораториях различного профиля.

**2. Технические данные**

**2.1. Размеры**

<b>Модель</b>	<b>Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм</b>	<b>Количество раковин, шт.</b>	<b>Максимальная масса изделия, кг</b>
<b>ЛК-600 СМС</b>	600×600×900	1	32
<b>ЛК-900 СМС</b>	900×600×900	1	40
<b>ЛК-1200 СМС</b>	1200×600×900	1 или 2	48
<b>ЛК-1500 СМС</b>	1500×600×900	1 или 2	56

**2.2. Описание**

Изделие разборной конструкции, состоящее из верхней части – тумбы мойки с рабочей поверхностью и нижней части – каркаса.

*Каркас:*

- Высокий [1] – основой изделия является сборно-разборный металлический каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.
- Низкий [2] – основой изделия является цельносварной металлический каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

*Тумба мойки* выполнена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) с двумя распашными дверцами.

*Рабочая поверхность тумбы* выполнена из монолитного химически стойкого пластика (Lab HPL) и комплектуется встроенными одной или двумя раковинами из нержавеющей стали.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

### 2.3. Комплектация

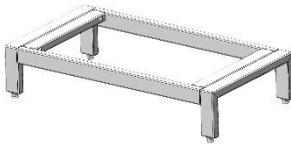
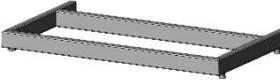
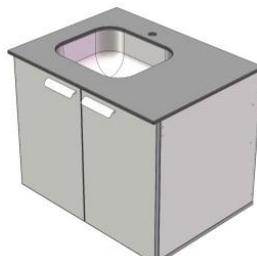
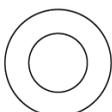
В стандартную комплектацию стола-мойки входят:

- Для СМС 600 и 900 – одна раковина из нержавеющей стали размером 400х340 мм, глубиной 180 мм по центру;
- Для СМС 1200 и 1500 – одна или две раковины из нержавеющей стали размером 400х340 мм, глубиной 180 мм. Если раковина одна, то она располагается слева;
- Ручки из полиамида;
- Доводчики;
- Однозахватный смеситель с гибким изливом;
- Шланги для подвода воды;
- Сифон с гофрированным шлангом для слива воды.

В дополнительную комплектацию стола-мойки входят:

- Аварийный душ для глаз;
- Дополнительный смеситель;
- Дополнительный кран для деионизированной воды;
- Сушильный стеллаж настенный;
- Сушильный стеллаж с рамой.

### 3. Комплект поставки

№	1		2		
Наименование	Разборный металлический каркас [1]	Цельносварной металлический каркас [2]	Тумба мойки с рабочей поверхностью		
					
Кол-во	1 шт.		1 шт.		
№	3	4	5	6	7
Наименование	Опора резьбовая М8	Болт М8х16 мм [1]	Шайба М8 [1]	Смеситель с гибким изливом	Подводка гибкая
					
Кол-во	4 шт.	8 шт.	8 шт.	1 шт.	2 шт.

### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать мойку и проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

## 5. Схема сборки



Рис. 1. Сборка высокого каркаса

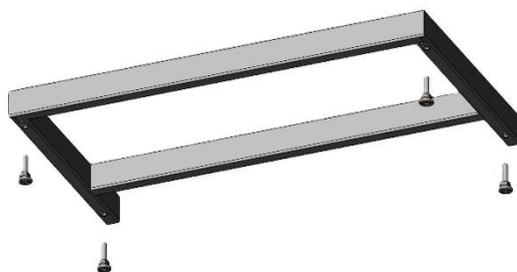


Рис. 2. Сборка низкого каркаса

## 6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ, молоток.

6.1. Собрать каркас мойки:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
  - Соединить боковины с поперечинами каркаса, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2).

6.2. Установить тумбу мойки на каркас с помощью двустороннего скотча:

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить тумбу на каркас;

Выдерживать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

6.3. Подключить сантехнику:

- Установить смеситель;
- Подключить к смесителю гибкую подводку;
- Соединить гофротрубу с сифоном сливной раковины и канализационным стоком воды.

**6.4. Подключение сантехники должно осуществляться аттестованным специалистом.**

6.5. Выставить изделие по уровню.

6.6. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

### **7. Инструкция по обслуживанию**

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка герметичности водяной подводок, сифонов;
- уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

### **8. Правила эксплуатации**

8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

8.3. Нагрузка на рабочую поверхность мойки не должна превышать 25 кг.

8.4. Гарантия на смеситель с гибким изгибом – 1 год.

Свидетельство о приёмке:

Стол-мойка лабораторная

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК



МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Расшифровка

\_\_\_\_\_  
Дата

**ВНИМАНИЕ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

### Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

#### 1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.