

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «МЕТРОМ»	
Знак соответствия ЕАС (Еurasian Conformity) является подтверждением того, что продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, действующих на территории государств-членов Таможенного союза	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МЕТ3.Н00034	
Срок действия с 29.12.2022	по 28.12.2023
№ 000079	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Центр сертификации и испытаний «Метром». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОЦДРАТЬЕВСКИЙ, Д.15, К.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОАИЭС 52, Юрид. адрес: 027802185457, Номер телефона: +7 8123441397, Адрес электронной почты: info@metro-pro.com	
В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из алюминиевых хромированных сплавов, нержавеющей стали, нержавеющей дюралюминиевой проволоки, из том числе с встроенными дозаторами/дозаторными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.	
Изготовителем является ООО С ОПЛАЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОЦДРАТЬЕВСКИЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОАИЭС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, в Шушары, пр-кт Колпаковского, дом 25, корпус 3, литера А.	
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 5621-001-5890556-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия», ГОСТ 19977-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия», ГОСТ 1077-2014 «Мебель. 200 видов наименований изделий»	
Согласно техническим условиям: Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403109100, 9403109000, 9403209000, 9403201900, 9403208000, 9403300000, 9403301000	
Серийный выпуск	
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»	
Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 от/дн 04.10.2021 года. Инициатором лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром», ре. № RA.RU.21.ДЯ80. Схема декларирования: 3/0	
Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19977-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия» тт. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не выше +22 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.	
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2022 включительно	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Место оказания услуг соответствия на изделия в области добровольной сертификации. Инициатором является - ЦС	
Раководитель органа	А.И. Бибиков (подпись, должность)
Исполнитель	С.А. Мухоморова (подпись, должность)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОЦДРАТЬЕВСКИЙ, Д.15, К.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОАИЭС 52, Юрид. адрес: 027802185457, Номер телефона: +7 8123441397, Адрес электронной почты: info@metro-pro.com

В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из алюминиевых хромированных сплавов, нержавеющей стали, нержавеющей дюралюминиевой проволоки, из том числе с встроенными дозаторами/дозаторными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

Изготовителем является ООО С ОПЛАЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОЦДРАТЬЕВСКИЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОАИЭС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, в Шушары, пр-кт Колпаковского, дом 25, корпус 3, литера А.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 5621-001-5890556-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия», ГОСТ 19977-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия», ГОСТ 1077-2014 «Мебель. 200 видов наименований изделий»

Согласно техническим условиям: Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403109100, 9403109000, 9403209000, 9403201900, 9403208000, 9403300000, 9403301000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 от/дн 04.10.2021 года. Инициатором лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром», ре. № RA.RU.21.ДЯ80. Схема декларирования: 3/0

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19977-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия» тт. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не выше +22 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2022 включительно

Инициатором является - ЦС
Раководитель органа А.И. Бибиков
(подпись, должность)
Исполнитель С.А. Мухоморова
(подпись, должность)

М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.51801/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



Тумба встраиваемая ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Тумба встраиваемая предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Тумбы используются в составе столов и вытяжных шкафов, путём встраивания в основное изделие на дополнительный металлический каркас.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТЯ-В	400×440×608	ЛДСП	24	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	31		3
ЛК-450 ТЯ-В	450×440×608	ЛДСП	26	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	33		3
ЛК-600 ТЯ-В	600×440×608	ЛДСП	34	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	37		3
ЛК-750 ТЯ-В	750×440×608	ЛДСП	39	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	43		3
ЛК-900 ТЯ-В	900×440×608	ЛДСП	44	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	48		3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТЯ-В	400×440×738	ЛДСП	28 (29)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	33 (36)		3
ЛК-450 ТЯ-В	450×440×738	ЛДСП	30 (31)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	35 (38)		3
ЛК-600 ТЯ-В	600×440×738	ЛДСП	38 (40)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	41 (45)		3
ЛК-750 ТЯ-В	750×440×738	ЛДСП	44 (46)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	46 (50)		3
ЛК-900 ТЯ-В	900×440×738	ЛДСП	50 (52)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	53 (55)		3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД-В	400×440×608	ЛДСП	20	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	21		1, 2, 3
ЛК-450 ТД-В	450×440×608	ЛДСП	22	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	23		1, 2, 3
ЛК-600 ТД-В	600×440×608	ЛДСП	26	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	27		1, 2, 3
ЛК-750 ТД-В	750×440×608	ЛДСП	31	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	31		1, 2, 3
ЛК-900 ТД-В	900×440×608	ЛДСП	35	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	35		1, 2, 3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД-В	400×440×738	ЛДСП	22	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	23		1, 2, 3
ЛК-450 ТД-В	450×440×738	ЛДСП	24	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	25		1, 2, 3
ЛК-600 ТД-В	600×440×738	ЛДСП	28	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	29		1, 2, 3
ЛК-750 ТД-В	750×440×738	ЛДСП	34	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	36		1, 2, 3
ЛК-900 ТД-В	900×440×738	ЛДСП	38	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	39		1, 2, 3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД-В (с ящиком)	400×440×550	ЛДСП	22	Тумба имеет выдвижной ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	25		1, 3
ЛК-450 ТД-В (с ящиком)	450×440×550	ЛДСП	24	Тумба имеет выдвижной ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	27		1, 3
ЛК-600 ТД-В (с ящиком)	600×440×550	ЛДСП	30	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	31		1, 3
ЛК-750 ТД-В (с ящиком)	750×440×550	ЛДСП	35	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	36		1, 3
ЛК-900 ТД-В (с ящиком)	900×440×550	ЛДСП	39	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	40		1, 3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД-В (с ящиком)	400×440×738	ЛДСП	24	Тумба имеет выдвижной ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	27		1, 3
ЛК-450 ТД-В (с ящиком)	450×440×738	ЛДСП	26	Тумба имеет выдвижной ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	29		1, 3
ЛК-600 ТД-В (с ящиком)	600×440×738	ЛДСП	32	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	34		1, 3
ЛК-750 ТД-В (с ящиком)	750×440×738	ЛДСП	38	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	39		1, 3
ЛК-900 ТД-В (с ящиком)	900×440×738	ЛДСП	40	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	44		1, 3

2.2. Описание

Корпус – ЛДСП вариант:

Корпус выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

Корпус – сталь вариант:

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Рама для тумбы металлическая сборно-разборная, окрашенная порошковой краской.

2.3. Комплектация

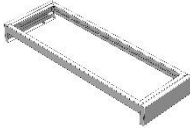
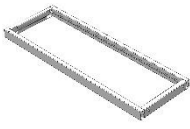
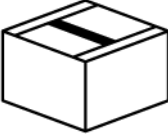
В *стандартную комплектацию* тумбы входят:

- Ручки из полиамида;
- Рама для тумбы.

В *дополнительную комплектацию* тумбы входят (см. таблицу):

- 1) Полипропиленовая кювета;
- 2) Вытяжка из тумбы;
- 3) Замок.

3. Комплект поставки

№	1	2	3
Наименование	Сборно-разборная металлическая рама		Комплект фурнитуры
	ТЯ; ТД	ТЯ-В; ТД-В	Тумба
			
Кол-во	1 шт.	1 уп.	1 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать тумбу и раму для тумбы, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки



Рис. 1. Установка высоких тумб на каркас

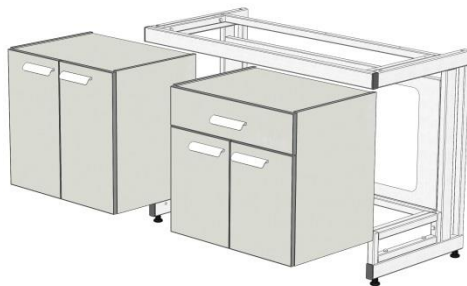


Рис. 1. Установка низких тумб на каркас

6. Инструкция по установке тумбы

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт, молоток.

- 6.1. Соединить раму тумбы с каркасом основного изделия согласно пунктам 3, 5 «Инструкции по сборке каркаса»;
- 6.2. Поместить тумбу на раму.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.
- 8.3. Максимально допустимая нагрузка на полку – 10 кг.

Свидетельство о приёмке:

Тумба встраиваемая _____

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

_____/_____/_____

Подпись Расшифровка Дата



ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.