

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
 2. Технические данные
 3. Комплект поставки
 4. Подготовка к сборке
 5. Схема сборки
 6. Инструкция по сборке
 7. Инструкция по обслуживанию
 8. Правила эксплуатации
- Приложение №1: Схемы электрики

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОПРОСОВЫХ СЕРТИФИКАЦИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ И СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦИЙ
АЛГОРИТМ ДОКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИНСПЕКЦИИ «АЛГОРИТМ»
Присоединяется к Единой системе сертификации систем автоматизированного проектирования (САПР) и систем автоматизированного проектирования (САПР) в соответствии с требованиями ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.881.001.00004
Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023 № 000079

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Центр сертификации и инспекции «Алгоритм». Место нахождения: 410195, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, протонное Коммунальное, дом 17А, помещение ХЦ, рег. № RA.RU.2.111.MP.01, Телефон: 8(495)328-4637, адрес электронной почты: post@algoritm.ru

ПРОДУКЦИЯ Выбор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.60.00 в количестве 10 штук (включая 10 штук мебели лабораторной). См. приложение №2 к паспорту изделия № 000033, 000079, 000057.
Средства измерения: Шкафы измерительные по ГОСТ 5621-001-00003300004 «Выбор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.60.00 в количестве 10 штук». Технические условия: ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», ИНН 78-04159606, Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кооперативный пр., д. 15 этаж 2, Литер 3, пом. 1013, офис 52. Фактический адрес (место осуществления деятельности): 190606, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новороссийский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кооперативный пр., д. 15 этаж 2, Литер 3, пом. 1013, офис 52. Фактический адрес (место осуществления деятельности): 190606, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новороссийский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-035/СР-2022 от 29.12.2022 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метрон»» рег. № РОСС RU.881.001.00004 от 1.01.2022 года, сертификаты соответствия № 1С RU.С-С7-АА.5.В.00032, № 1С RU.С-С7-АА.5.В.00033.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нахождения знака соответствия на изделии в соответствии с действующей документацией.
Срок действия знака соответствия – 10 лет.
Руководитель органа: А.М. Билин (подпись, печать)
Эксперт: С.А. Языкова (подпись, печать)

ЕАС
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КООПЕРАТИВНЫЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМ.1013, 18-НБ ОФИС 52, ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +7 8124481397, Адрес электронной почты: info@algoritm.ru

В лице: ДМИТРИЯ ЛЕОНОВИЧА ДИРОКОВА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что: Выбор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.60.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового алюминия и алюминия, в том числе и встроеными электросетевыми приборами. Система привинчена №1 и №3.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КООПЕРАТИВНЫЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМ.1013, 18-НБ ОФИС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 190626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, пр-кт Новороссийский, дом 25, корпус 3, литера А.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 5621-001-00003300004 «Выбор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.60.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 1917-2014 «Мебель». Общие технические условия, ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Коды ТН ВЕД ЕАЭС: 9403109160; 9403890000; 9403309900; 9403109000; 9403208009; 9403300000; 9403301000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели».

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 dated 04.10.2021 года. «Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метрон»», рег. № RA.RU.2.111.MP.01, Схема декларирования: 3г.

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» от 2.5.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3.5, 5.4, 5.5, 6, 9, ТСОТ 1917-2014 «Мебель». Общие технические условия от 2.5.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.3, 8.3, 9; Условия и сроки хранения: Изделия должны храниться в сухом помещении, при температуре не ниже 12 °С и относительной влажности воздуха не выше 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов – 18 месяцев, стульев, табуретов – 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU.881.001.00004 от 5.08.2022
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022

КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(подпись)



Стол весовой
(ЛК-600 СВ, ЛК-900 СВ)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Стол весовой модели СВ предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-600 СВ	600×400×770 600×400×900	54
	600×600×770 600×600×900	78
ЛК-900 СВ	900×600×770 900×600×900	98

2.2. Описание

Каркас: основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

Рабочая поверхность представляет собой гранитную плиту толщиной 30 мм, которая устанавливается на металлический каркас при помощи специальных резиновых демпферов.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* стола входят:

- Регулируемые опоры.

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Блок розеток (220 В) с автоматом отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- Ящик выдвижной (для глубины 600 мм).

3. Комплект поставки

№	1	2	3
Наименование	Боковины каркаса	Рама и панель каркаса	Рабочая поверхность
			
Кол-во	2 шт.	1 компл.	1 шт.

№	4	5	6	7	8
Наименование	Опора резьбовая М8	Болт М8х45	Болт М8х16	Шайба плоская М8	Виброопора М8 D25х30
					
Кол-во	4 шт.	8 шт.	4 шт.	16 шт.	4 шт. – 600 СВ 6 шт. – 900 СВ

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

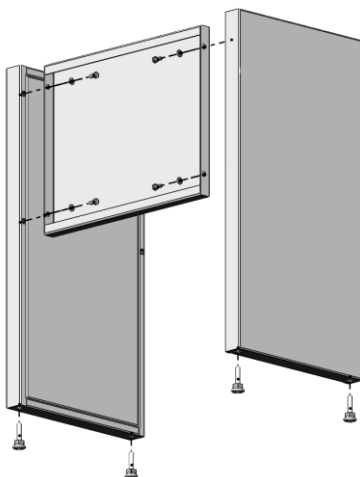


Рис. 1. Сборка каркаса

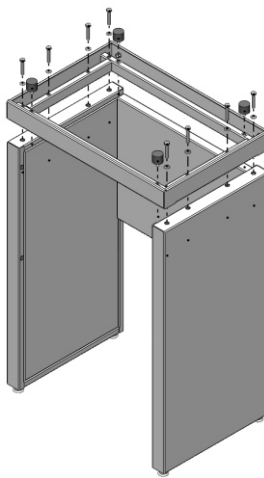


Рис. 2. Установка верхней рамы



Рис. 3. Установка рабочей поверхности

6. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт.

- 6.1. Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1).
- 6.2. Соединить боковины с задней и нижней панелями каркаса, используя болты М8х16, шайбы плоские М8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 (Рис. 1).
- 6.3. Установить на боковины верхнюю раму каркаса, используя болты М8х45, шайбы плоские М8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 (Рис. 2).
- 6.4. Установить в верхнюю раму виброопоры (Рис. 2).
- 6.5. Положить гранитную плиту на виброопоры (Рис. 3).
- 6.6. Если стол комплектуется панелью с блоком розеток – собрать и подключить вилку к электропитанию (при подключении в щиток, заземление – жёлто-зелёный провод).

6.7. Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом.

6.8. Выставить изделие по уровню при помощи регулируемых опор.

6.9. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
- уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.

8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 250 кг.

Свидетельство о приёмке:

Стол весовой

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись


Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Доп. Блок розеток (2 шт.) + Автомат
 Для столов СВ, СЛ, СМ, СП, СН, СПТ, СО

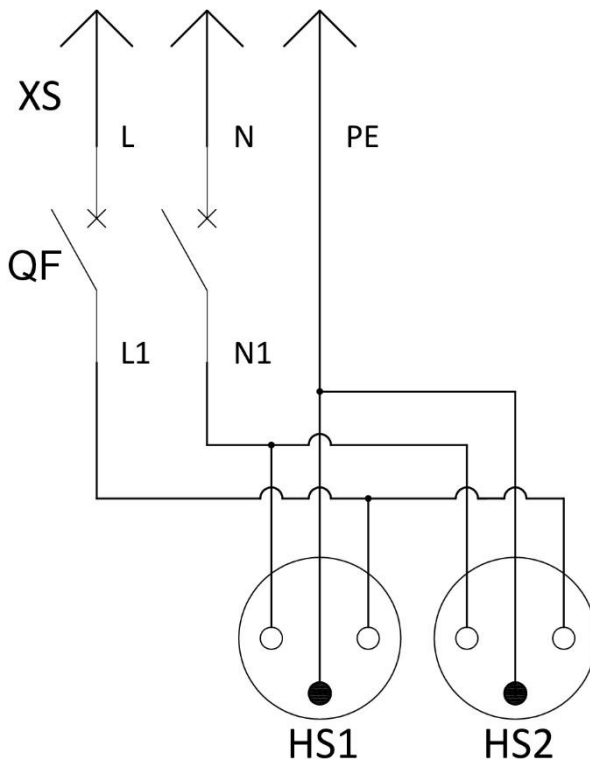

Спецификация			
№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	XS	Евровилка 16А	1
2	QF	Автоматический выключатель 2Р 16А С	1
3	HS1, HS2	Розетка с заземлением 16А	2

Примечание:

Проводники L, N, PE и L1, N1 выполнить кабелем ПВС 3х2,5:

L, L1 – коричневый;

N, N1 – голубой;

PE – жёлто-зелёный.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.