

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАЦИЙ ПРОДУКЦИИ,
УСЛУГ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
АВТОНОМНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ЦЕНТРА СЕРТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Техническое задание на разработку сертификата соответствия на продукцию репарационного назначения для авт. РРОС. № 15.04.08.001.001 от 29.12.2022 г. года



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
РРОС.СИ.МД.3.Р00034

№ _____

Срок действия с 29.12.2023 по 28.12.2025

№ 000079

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Центр сертификации и исследований» «Метротек», Место нахождения: 414175, РОСХИЗ, Московский аэропорт, Корпус, проезд Коммунальный, дом 17А, помещение ХЛ, рег. № АА.Р.У.11МД.3, Тел./факс: 84951223-6347, адрес электронной почты: metrotek@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторный универсальный FluoPro на РХ-12 (0,01 мкм) в комплекте со всеми расходными материалами (металлоизделия лабораторные) для, Со. продукция № 2 (сертификат № 15.04.02.001.001, РОСХИЗ, 15.04.02.001.001)
Стартовый набор, Циркуляционный насос на 10-160L/min-8800556-2014 и набор лабораторный (материалы для анализа) для, Со. продукция № 2 (сертификат № 15.04.02.001.001, РОСХИЗ, 15.04.02.001.001)
Материалы для анализа и материалы. Общее количество изделий: РРОС. Р037-2021-0000000
Продукт соответствует требованиям.

ПРОДУКЦИЯ ТРЕБУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ
ГОСТ 15917-2014 «Абсолютная влажность. Общие технические условия»
ГОСТ 15917-2014 «Абсолютная влажность. Общие технические условия»

для ОКР 04.04.014
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
31.06.23 109
31.09.21

Код: ТИ 8396
90220000-00-941330010
91231001-00-941330010
961231001-00-941330010
9643101-00-941330000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТЛАЯ ПЕЩЕРА», ИНН: 7884159606, Место нахождения: 191517-2, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.13 этаж 2, литер 3, пом. 18.113, от 22 Февральского апреля (с момента осуществления деятельности) 1966/67, г. Санкт-Петербург, Россия
Юридический адрес: 25, литера А, литера А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКАТМЕДВЬ»
Открытым актом (с момента изготовления) 191517-2, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.13 этаж 2, литер 3, пом. 18.113, от 22 Февральского апреля (с момента осуществления деятельности) 1966/67, г. Санкт-Петербург, Россия
Место выдачи: 25, литера А, литера А

НА ОСНОВАНИИ «Технических заданий № 674-05787-00-0022 от 29.12.2022 года, Технических заданий лабораторного подразделения (материалы АНО «Центр Метротек» № РОСХИЗ.СИ.МД.3.Р00034 от 29.12.2022 г. от 1.01.2023 г. года, сертификата соответствия № ИС.РРОС.СИ.МД.3.СЗ.А.5.В.00232, № ИС.Р.У.С.К.17.01.24.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материалы, относящиеся к данному сертификату, хранятся в информационно-сервисной документации, Материалы, относящиеся к — 1с

Подпись руководителя органа



А.И. Рабинович
(информационная функция)



С.А. Израйловская
(содержательная функция)



EAD

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОПЦАТРЕВСКИЙ, д. 15, к. 2 ЛИТЕР 3 ПОМЕЩ. 18-НБ-ОФИС 52, ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +7 8124481397, Адрес электронной почты: info@atmle-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Лаборатория мебели Simple PRO ир. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели для лабораторий) из ламинированных древесно-стружечных плит, листового стекла, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ".
Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОНДРАТЬЕВСКИЙ, д. 15, к. 2
ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОФИС 52, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, пр-кт Новорудольский, дом 25, корпус 3.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТО 5621-001-5890556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЖК 1,00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 16371-

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403309100; 9403890000; 9403309900; 9403301900; 9403208009; 9403300000;

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности»

мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021, выдан 04.10.2021 года,
"Испытательная лаборатория промышленной экспертизы АНО "ИСИ "Мосхим" рег. № RA RU 21 ДМ80

Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО ЦСН «Истрахим», рег. № КА.КО.21.ДП.00
 Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» пп. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014

«Мебель. Общие технические условия» пп. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; Условия и срок хранения: Изделия мебели должны храниться в сухом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027

декларация о соответствии действительна с даты регистрации по состоянию на 20.12.2021 включительно

(подпись)

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-РУ.РА09.В.51801/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



Шкаф для реактивов кислотостойкий ШРП
(ЛК-600 ШРП, ЛК-600 ШРП (с ящиками))
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Шкаф модели ШРП предназначен для хранения особо агрессивных химических веществ, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую) и их пары, растворов, жидкостей. Допускается использование в условиях повышенной влажности, а также прямой контакт с водой и другими жидкостями.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Тип каркаса	Максимальная масса изделия, кг
ЛК-600 ШРП	600×450×1880	Низкий	60
	600×450×2000	Высокий	
ЛК-600 ШРП (с ящиками)	600×450×1880	Низкий	71
	600×450×2000	Высокий	

2.2. Описание

Изделие разборной конструкции, состоящее из верхней части – корпуса шкафа с дверцами и нижней части – каркаса.

Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена.

В конструкции шкафа не применяются какие-либо металлические детали для предотвращения коррозии изделия при работе с концентрированными кислотами.

Полки в шкафу установлены с отступом от задней стенки для вытяжки воздуха из верхней и нижней части шкафа. Нагрузка на полку или ящик – не более 10 кг.

На верхней крышке шкафа расположен полипропиленовый фланец для подключения к системе отвода воздуха.

Каркас:

- Высокий [1] – основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

- Низкий [2] – основой изделия является цельносварной металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

2.3. Комплектация

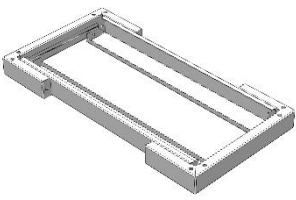
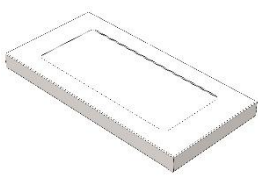
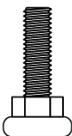
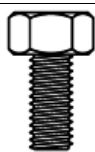
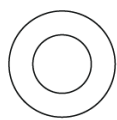
В стандартную комплектацию шкафа входят:

- Для ШРП 600 – 2 отделения с дверками, разделённые полкой, и 3 регулируемые полипропиленовые полки-кюветы (2 в верхнем отделении, 1 в нижнем);
- Для ШРП 600 (с ящиками) – 2 отделения с дверками, разделённые полкой, 2 регулируемые полипропиленовые полки-кюветы для верхнего отделения и 2 полипропиленовых ящика для нижнего отделения;
- 4 ручки из полипропилена с магнитной системой закрывания;
- Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм.

В дополнительную комплектацию шкафа входят:

- Автономный кислотостойкий вентилятор из полипропилена центробежного типа;
- Полиамидные замки.

3. Комплект поставки

№	1		2
Наименование	Разборный металлический каркас [1]	Цельносварной металлический каркас [2]	Корпус шкафа с дверцами
			
Кол-во	1 шт.		1 шт.
№	3	4	5
Наименование	Опора резьбовая М8	Болт М8х16 мм [1]	Шайба М8 [1]
			
Кол-во	4 шт.	4 шт.	4 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

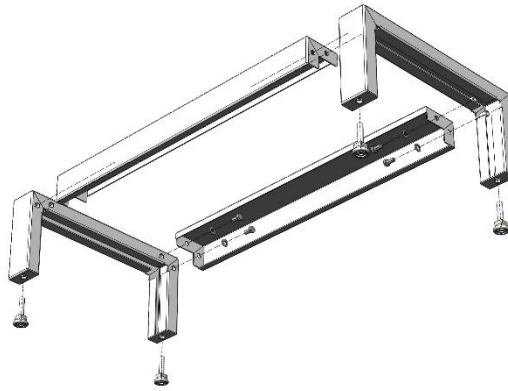


Рис. 1. Сборка высокого каркаса

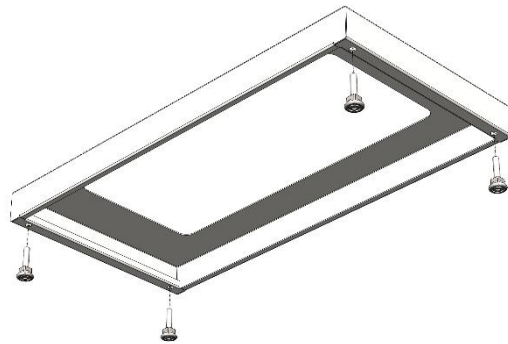


Рис. 2. Сборка низкого каркаса



Рис. 3. Схема расположения ящиков

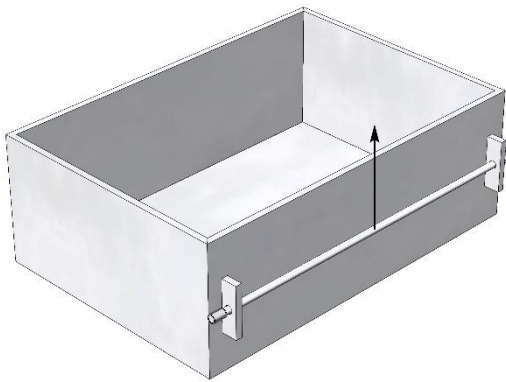


Рис. 4. Ящик, вид на пруток

6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

6.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
 - Соединить боковины с поперечинами каркаса, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);

6.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча:

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

6.3. Подключить шкаф к вентиляции (на крышке имеется фланец Ø200 мм).

6.4. Выставить изделие по уровню.

6.5. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

6.6. Для снятия ящиков из корпуса шкафа:

- Освободить ящик от содержимого для удобства последующих операций;
- Плавнo выдвинуть ящик по направляющим до упора (Рис. 3);
- Потянуть вверх пруток в задней части ящика, второй рукой аккуратно двигать ящик из шкафа (Рис. 4);
- Убедившись, что края прутка вышли из пазов в боковинах, извлечь ящик;
- Установку ящика произвести в обратной последовательности.

7. Инструкция по обслуживанию

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, корпусе, полках шкафа;
- уборка пыли, грязи с поверхностей шкафа, используя обычные моющие не абразивные средства.

- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.
- 7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф для реактивов кислотостойкий

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.