

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)

[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)



ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург

# СОДЕРЖАНИЕ

## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>	
№: РОСС RU.М133.Н003113	
Срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2023	
№ 2224974	
Орган по сертификации: АНО "Центр сертификации и исследований "Метропол", Место нахождения: 141075, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕЛТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@metro-p.ru	
ПРОДУКЦИЯ: Набор лабораторной мебели Sizable PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной). См. приложение № 3 к листам (выпуск № 0003233, 0003534, 5003552)	
Сертификат выдан: Протокол отклонения № Т0 9620-201-38805556-2014 «Набор лабораторной мебели Sizable PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия». 13457.19917.2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804138696, Адрес: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕЛТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Адрес: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕЛТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А	
НА ОСНОВАНИИ: протокол испытаний № 678-28316-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательная лаборатория промышленной сертификации АНО "ЦСИ "Метропол" рег. № RA.RU.21.DM.0, протокола № 42.9816 от 24.01.2020 г.; Испытательная лаборатория центр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва" и Закрытым акционерным обществом "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва" № TC.RU.CC.ZA.13.B.00232, № TC.RU.CC.RU.A121.B.00028	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
Мебельная мебель знака соответствия на изделия и в сопроводительной документации.	
Место изготовления: № _____	
Руководитель органа: _____	
Эксперт: _____	
А.И. Бабкина	
С.А. Касарович	
Сертификат не действителен при дублировании сертификации	



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕЛТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@metro-p.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА  
заявляет, что: Набор лабораторной мебели Sizable PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из димонированной прочностно-структурных сталей, листовой стали, листового алюминия и алюминия, в том числе с электронными электромеханическими приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листа.

Испытательное ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕЛТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А  
Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция: Т0 9620-201-38805556-2014 «Набор лабораторной мебели Sizable PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Коды ТН ВЭД ВАС: 9402208099, 9403391000, 9403310000, 9403309000, 9403300000, 9403301100, 9403300200

Сопроводительный выпуск  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Технические регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.30.6 от 24.01.2020 г. Испытательная лаборатория центр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва" рег. № RA.RU.21.DM.066, № 678-1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной сертификации АНО "ЦСИ "Метропол" рег. № RA.RU.21.DM.0, состав декларирования: 3;

Дополнительная информация: Соответствует и/или нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», № 4.2, 5.2.3, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.3.4, 4.3, 4.5, 6.5, 8.2, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», № 4.2, 5.2.3, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2023 включительно

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Регистрационный номер декларации о соответствии: \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. заявителя)  
Дата регистрации декларации о соответствии: \_\_\_\_\_ ИАС:CN RU.DJ.RU.M133.H.0003230  
04.03.2020



**Стул лабораторный GEMA  
ГОСТ 19917-2014**

### **1. Назначение**

Стул лабораторный модели GEMA предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

### **2. Технические данные**

2.1. Габаритные размеры изделия в сборе, мм:

- Диаметр – 640 мм.
- Высота – 500...690 мм.
- Размер сиденья – 460x450 мм, спинки – 305x400 мм.  
Материал сиденья и спинки – мягкий литой полиуретан чёрного цвета.
- Угол наклона спинки регулируется с помощью пластины, максимальный угол наклона 35°.

Масса – не более 8 кг.

2.2. Описание







Сиденье и спинка стула изготовлены из полиуретана, позволяющего работать в агрессивных средах, а так же в условиях знакопеременных нагрузок и температур. Основой изделия является пластиковое пятилучье на пластиковых опорах, фиксирующее в вертикальном положении металлический газлифт. Пятилучье комплектуется на выбор пластиковыми роликами, либо стационарными опорами.

2.3. Комплектация

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Высокий газлифт (регулировка по высоте 570...820 мм);
- Хромированное пятилучье;
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Прорезиненные ролики;
- Стационарные опоры (как дополнительный комплект к пластиковым роликам);
- Подлокотники.


### 3. Комплект поставки

№	1	2	
Наименование	Пятилучье пластиковое	Пластиковые ролики	Стационарные опоры
			
Кол-во	1 шт.	5 шт.	
№	3	4	5
Наименование	Газлифт	Сиденье с механизмом регулировки в сборе	Спинка в сборе
			
Кол-во	1 шт.	1 шт.	1 шт.


### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стул, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

### 5. Схема сборки

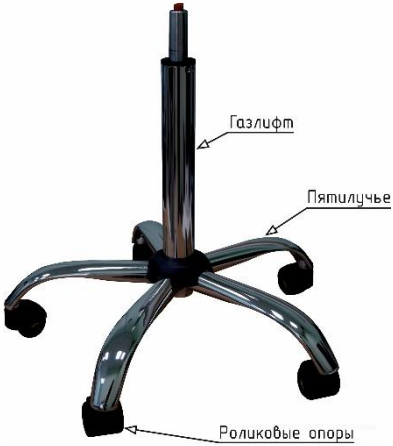Конструкция I	Конструкция II
	

## Установка подлокотников

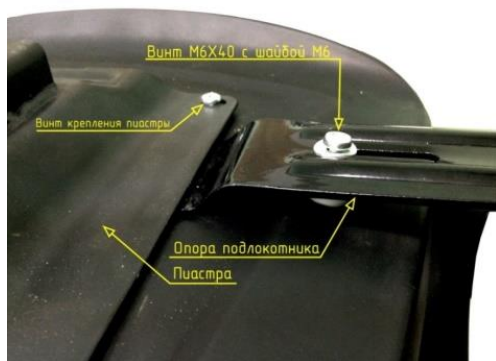

## 6. Инструкция по сборке стула

Для сборки необходимо: шуруповёрт (отвёртка).

- 6.1. Присоединить спинку стула к сиденью, зафиксировав пластиковым винтом с шайбой 10 из комплекта (Конструкция I).
- 6.2. Вставить в пятилучье опоры и газлифт (Конструкция II).
- 6.3. Соединить конструкцию I с конструкцией II.

## 7. Инструкция по обслуживанию

Уборка пыли, грязи с поверхностей стула с использованием обычных моющих не абразивных средств.

## 8. Правила эксплуатации

- 8.1. Стул должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 80%.
- 8.2. Сиденье и основание изделия устойчивы к воздействию щелочных моющих бытовых средств, а также к санитарно-гигиеническим моющим средствам, допустимым для каждого вида материалов индивидуально.
- 8.3. Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг.
- 8.4. Недопустимо прикладывать какие-либо усилия, направленные на излом сиденья (Рис. 1).  
При изломе сиденья в этой зоне такой случай считается не гарантийным и претензии по нему не принимаются.



Рис. 1. Зона нагрузки на излом

Свидетельство о приёмке:

Стул лабораторный GEMA

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Расшифровка / Дата



### **ВНИМАНИЕ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

### Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

#### 1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

- 1.3. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.



### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.