

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)

[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)



ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург

# СОДЕРЖАНИЕ

## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
 АППОМОЙНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
 «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «МЕТРОМ»  
 Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр сертификации и испытаний «МетроМ»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
 № РОСС RU.МЕТ3.Н00034

Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023 № 000079

**ОРГАН ПО СООТВЕТСТВИЮ** АНО «Центр сертификации и испытаний «МетроМ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д.15, К.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-19, ОФИС 52, ЭЛС: 027802185457; Номер телефона: +7 8123441397; Адрес электронной почты: info@metro-m.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в количестве 12 штук (наименование мебели – лабораторный шкаф, пр. ЛК 1.00.00) в упаковке 12 листов (объем 40 000х55 000х175 000 мм)  
 Страна-производитель: Китай  
 Страна-импортёр: ООО «Сити-Техно» (ИНН 78-0357)  
 Страна-производитель мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и название и адрес производителя: ГОСТ 16917-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия. ГОСТ 16917-2014 «Общие технические условия».

**ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
 ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия»  
 ГОСТ 16917-2014 «Общая. Общие технические условия»

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», ИНН 78-0419360, Юридический адрес (место нахождения): 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15 литер 3, пом. 18-19, офис 52 Фактический адрес (место осуществления деятельности): 196506, г. Санкт-Петербург, проспект Шумкина, Пятигорский проезд, дом 25, корпус 3, литер А

**СЕРТИФИКАТ ВЫДААН** Об объекте с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Юридический адрес (место нахождения): 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15 литер 3, пом. 18-19, офис 52 Фактический адрес (место осуществления деятельности): 196506, г. Санкт-Петербург, проспект Шумкина, Пятигорский проезд, дом 25, корпус 3, литер А

**ПА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 078-0357/СР-2022 от 29.12.2022 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «МетроМ» (пр. № РОСС RU.ИД.019.01.ПРОИСП.101 от 11.01.2022 года, сертификат соответствия № IC 801 СС.СА.5.В.000320, № IC 801 С-К1-АТ.12.В.00028

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
 Местонахождение знака соответствия на изделии в виде государственной документации.  
 Место сертификации – г. Санкт-Петербург  
 Руководитель органа  
 М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
 (подпись) М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
 (об. И. О. занятием)  
 Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.51801/22  
 Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д.15, К.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-19, ОФИС 52, ЭЛС: 027802185457; Номер телефона: +7 8123441397; Адрес электронной почты: info@metro-m.ru

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

**заявляет, что:** Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели производимой лабораторией) из алюминиевых профилированных листов, стальной столешницы, листового комплектного наполнения, 3 том ящика с внутренними выдвижными ящиками, приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОНРАТЯЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-19, ОФИС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, и Шушары, пр-кт Пятигорский, дом 25, корпус 3, литер А


**Декларант:** в соответствии с которым изготовлена продукция: (О) 5621-001-5890556-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия»  
 Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403109100, 9403109000, 9403209900, 9403201900, 9403208000, 9403300000, 9403301000

Серийный выпуск  
 Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

**Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 от 29.12.2022 года.** Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «МетроМ», пр. № РА.РУ.21.Д.080.2. Система декларирования: 18

**Дополнительная информация:** Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинетов и рабочих. Общие технические условия» ст. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытой упаковке, при температуре не ниже +12 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов – 18 месяцев, стульев, табуретов – 12 месяцев.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2022 включительно**

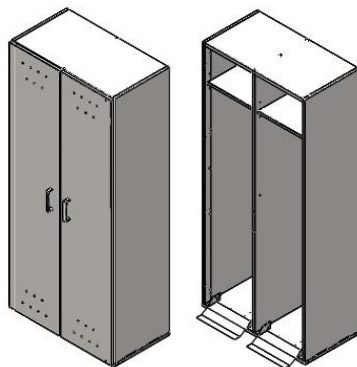

**Шкаф для баллонов ШБ**  
(ЛК-400 ШБ, ЛК-600 ШБ, ЛК-800 ШБ)  
**ГОСТ 16371-2014**

### 1. Назначение

Шкаф для хранения баллонов модели ШБ предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

### 2. Технические данные

#### 2.1. Размеры

<b>Модель</b>	<b>Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм</b>	<b>Максимальная масса изделия, кг</b>	<b>Описание</b>
<b>ЛК-400 ШБ</b>	400×450×1800	50	Шкаф имеет одно отделение, одну распашную дверку, откидной пандус для закатывания баллонов и цепь с карабинами для крепления баллонов.
<b>ЛК-600 ШБ</b>	600×450×1800	63	Шкаф имеет одно отделение, две распашные дверки, откидной пандус для закатывания баллонов и цепь с карабинами для крепления баллонов.
<b>ЛК-800 ШБ</b>	800×450×1800	84	Шкаф имеет два отделения, две распашные дверки, два откидных пандуса для закатывания баллонов и две цепи с карабинами для крепления баллонов.

#### 2.2. Описание

Корпус выполнен из листовой стали, окрашенной порошковой краской.

Дно шкафа выполнено из листовой стали толщиной 2 мм, имеет ребро жёсткости и накладку из листового полипропилена.

Боковые стенки шкафа двойные для усиления конструкции.

В задней стенке шкафа предусмотрены технологические отверстия диаметром 60 мм для вывода газовых магистралей.

Дверки шкафа распашные, выполнены из листовой стали толщиной 0,8 мм, с ребрами жесткости и вентиляционными отверстиями.

### 2.3. Комплектация

В стандартную комплектацию шкафа входят:

- Откидной пандус;
- Стальная цепь, карабины.

В дополнительную комплектацию шкафа входят:

- Замки;
- Доводчики.

### 3. Комплект поставки

№	1
Наименование	Корпус шкафа с дверцами
	
Кол-во	1 шт.

### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.

### 5. Схема сборки

*Установите шкаф на предназначенное место.*

### 6. Инструкция по сборке

- 6.1. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

### 7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
  - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на корпусе шкафа;
  - уборка пыли, грязи с поверхностей шкафа, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

### 8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 5°C до 30°C и относительной влажностью до 50%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф для баллонов

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Расшифровка

\_\_\_\_\_  
Дата

### ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

### Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

#### 1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.