

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)

[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)




ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург



 М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
 (подпись) (И. М. О. заверенного)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ PA09.B.51801/22  
 Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022

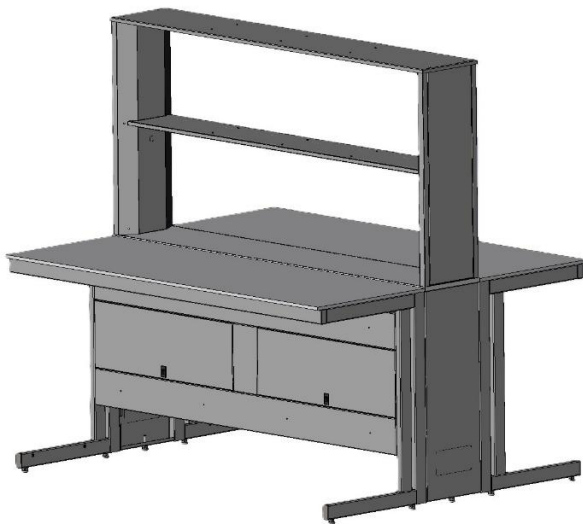

**Стол лабораторный островной СО**  
(ЛК-900 СО, ЛК-1200 СО, ЛК-1500 СО, ЛК-1800 СО)  
**ГОСТ 16371-2014**

### 1. Назначение

Стол лабораторный химический модели СО предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

### 2. Технические данные

#### 2.1. Размеры

| Модель            | Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм           | Масса изделия, кг |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>ЛК-900 СО</b>  | 900×1500×1650/770<br>900×1500×1780/900   | 95                |
| <b>ЛК-1200 СО</b> | 1200×1500×1650/770<br>1200×1500×1780/900 | 113               |
| <b>ЛК-1200 СО</b> | 1200×2100×1650/770<br>1200×2100×1780/900 | 150               |
| <b>ЛК-1500 СО</b> | 1500×1500×1650/770<br>1500×1500×1780/900 | 131               |
| <b>ЛК-1500 СО</b> | 1500×2100×1650/770<br>1500×2100×1780/900 | 175               |
| <b>ЛК-1800 СО</b> | 1800×1500×1650/770<br>1800×1500×1780/900 | 147               |

#### 2.2. Описание

*Каркас:* основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

*Технологическая приставка* представляет собой конструкцию из листовой стали, которая крепится к рабочей поверхности при помощи винтов.

*Рабочая поверхность* стола может быть выполнена из следующих материалов:






- CPL (торцы обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм);
- Керамогранит;
- Монолитный химически стойкий пластик (Lab HPL);
- Бесшовный керамогранит (GranTec).




### 2.3. Комплектация

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Тумбы;
- Выдвижная полка под клавиатуру;
- Подставка под системный блок;
- Блок розеток (220 В) с автоматом отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- Сливная раковина из полипропилена;
- Кран для подвода воды, кран для подвода газа.
- Светильник светодиодный.

### 3. Комплект поставки
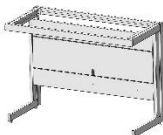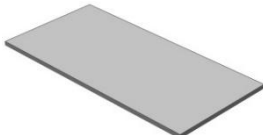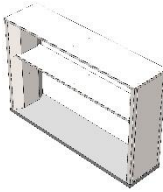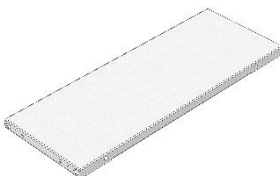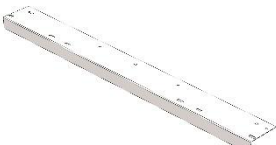
| №            | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                    | 4                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Разборный<br>металлический каркас                                                   | Рабочая поверхность                                                                 | Саморез<br>4x16 мм [1]                                                               | Саморез<br>4,2x9,5 мм [2]                                                          |
|              |    |    |     |  |
| Кол-во       | 2 шт.                                                                               | 2 шт.                                                                               | 36 шт.                                                                               | 32 шт.                                                                             |
| №            | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                    |                                                                                    |
| Наименование | Верхняя часть<br>технологической<br>приставки                                       | Боковина<br>тех. приставки                                                          | Крепёжный уголок<br>тех. приставки                                                   |                                                                                    |
|              |  |  |  |                                                                                    |
| Кол-во       | 1 шт.                                                                               | 2 шт.                                                                               | 2 шт.                                                                                |                                                                                    |
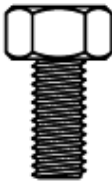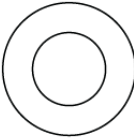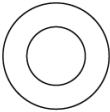
| №            | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                | 11 [уст-но в<br>поз. 5]                                                           | 12 [уст-но в<br>поз. 5]                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Болт М8х16                                                                        | Шайба 8                                                                           | Саморез<br>4,8х16 мм                                                              | Винт М6х50                                                                        | Шайба 6                                                                            |
|              |  |  |  |  |  |
| Кол-<br>во   | 8 шт.                                                                             | 8 шт.                                                                             | 4 шт.                                                                             | 6 шт.                                                                             | 6 шт.                                                                              |


**[1]** Для крепежа столешницы из CPL, керамогранита (в т.ч. бесшовного), нержавеющей стали;

**[2]** Для крепежа столешницы из Lab HPL.


#### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол и приставку, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.


#### 5. Схема сборки

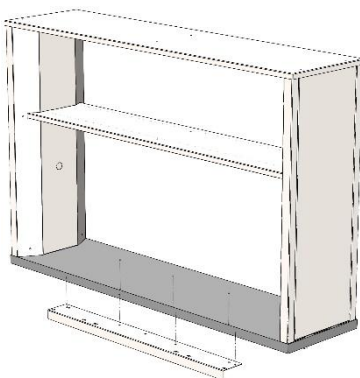


*Рис. 1. Установка крепёжных уголков технологической приставки*

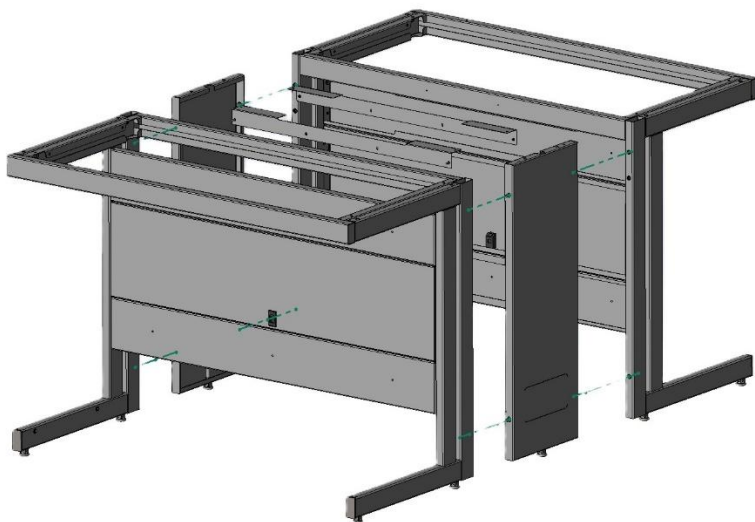

*Рис. 2. Сборка каркасного основания*

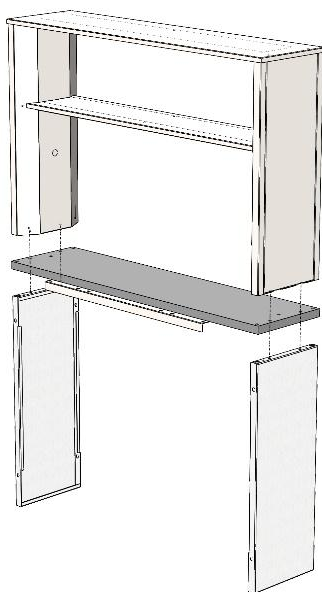

*Рис. 3. Установка верхней части технологической приставки*

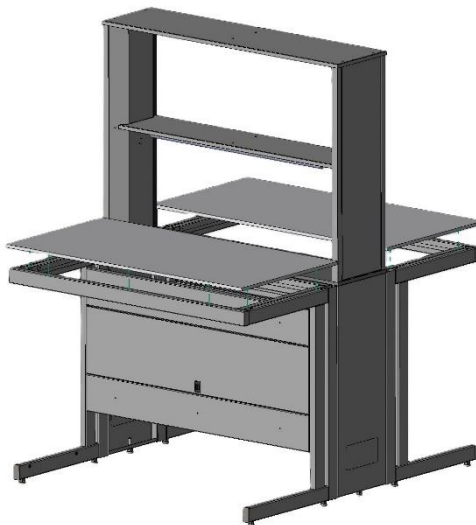

*Рис. 4. Установка рабочих поверхностей*

## **6. Инструкция по сборке стола**

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт, молоток.

- 6.1. Собрать каркас согласно «Инструкции по сборке каркаса».
- 6.2. Установить на технологическую приставку крепёжные уголки, используя саморезы 4x16 или 4,2x9,5 в зависимости от материала рабочей поверхности (Рис. 1).
- 6.3. Собрать каркасное основание, соединив каркасы столов с боковинами тех. приставки, используя болты М8х16 и шайбы 8 (Рис. 2).
- 6.4. Установить на каркасное основание верхнюю часть технологической приставки, предварительно выкрутив 4 винта М6х50 из нижней части рабочей поверхности (ближе к углам) и вкрутив их обратно сквозь боковины тех. приставки (Рис. 3).
- 6.5. Соединить верхние рамы каркасов столов с крепёжными уголками тех. приставки с помощью саморезов 4,8х16.
- 6.6. Положить рабочую поверхность на каркас.
- 6.7. Прикрепить её к каркасу, используя саморезы 4x16 или 4,2x9,5 (в зависимости от материала столешницы и ширины стола, до 14 шт.) (Рис. 4).
- 6.8. Если стол комплектуется блоком розеток / светодиодным светильником – собрать и подключить вилку к электропитанию (при подключении в щиток, заземление – жёлто-зелёный провод). При необходимости подключить светильник, используя соединительные клеммы.
- 6.9. Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом.
- 6.10. Если стол комплектуется тумбой – навесить тумбу (зацепить тумбу за заднюю панель каркаса).
- 6.11. Выставить изделие по уровню при помощи регулируемых опор.

6.12. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

## 7. Инструкция по обслуживанию

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности, поверхностях приставки;
- уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства. Не допускается прямой контакт с водой частей изделия изготовленных из ЛДСП.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

## 8. Правила эксплуатации

8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.

8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 250 кг.

Свидетельство о приёмке:

Стол лабораторный островной

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка




Дата

## ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.



Комплект поставки каркаса
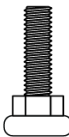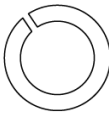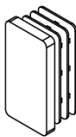
| №            | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Опора резьбовая<br>М8                                                             | Болт М8х16                                                                        | Шайба-гровер<br>(пружинная) 8                                                     | Заглушка<br>60х30 мм                                                               |
|              |  |  |  |  |
| Кол-во       | 4 шт.                                                                             | 22 шт.                                                                            | 8 шт.                                                                             | 2 шт.                                                                              |
| №            | 5                                                                                 |                                                                                   | 6                                                                                 | 7                                                                                  |
| Наименование | Колпачок пластиковый на<br>болт-гайку М8                                          |                                                                                   | Саморез с буром 4,8х16                                                            |                                                                                    |
|              |  |                                                                                   |  |                                                                                    |
| Кол-во       | 8 шт.                                                                             |                                                                                   | 4 шт.                                                                             |                                                                                    |

Инструкция по сборке каркаса

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шестигранник 6, киянка

1. Установить в боковины каркаса регулируемые опоры; вставить в нижние части боковин заглушки 60х30 (Рис. 1)

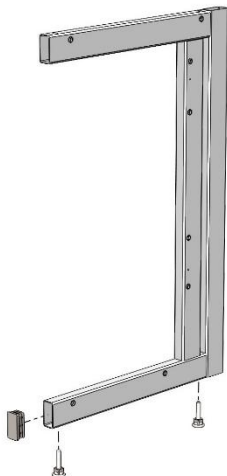


Рис. 1

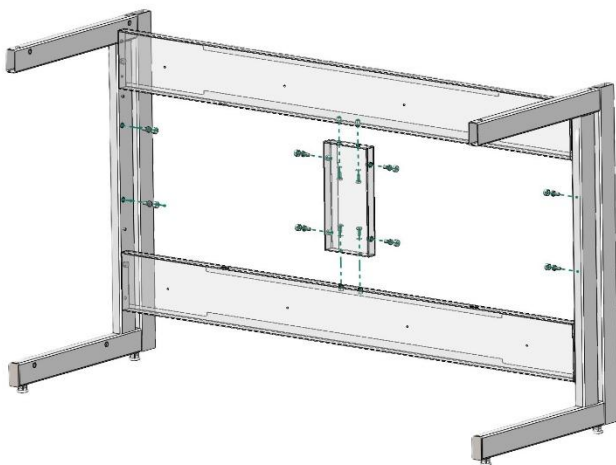


Рис. 2

2. Для каркаса шириной от 1350 – собрать заднюю раму каркаса, соединив распорки каркаса ребром, используя болты М8х16, пружинные шайбы 8 и предусмотренные в ребре заклёпки-гайки М8, после закрыть навесной крепёж М8 колпачками пластиковыми (Рис. 2)
3. Если предполагается установка декоративной панели – установить болты М8х14 (цилиндрическая головка) в предусмотренные в ребре и боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 2)
4. Соединить боковины с верхней рамой и распорками каркаса, используя болты М8х16, пружинные шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8. Зафиксировать с помощью самореза с буром 4,8х16 (Рис. 3)

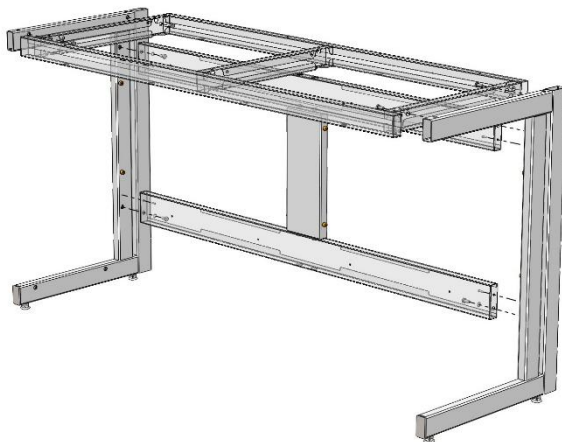


Рис. 3

5. Навесить декоративную панель – завести панель в горизонтальном положении так, чтобы болт М8х14 (цилиндрическая головка) попал в прорезь панели. Опустить панель в вертикальное положение (Рис. 4) При необходимости – отрегулировать высоту установки распорок расположением болта в посадочном отверстии.

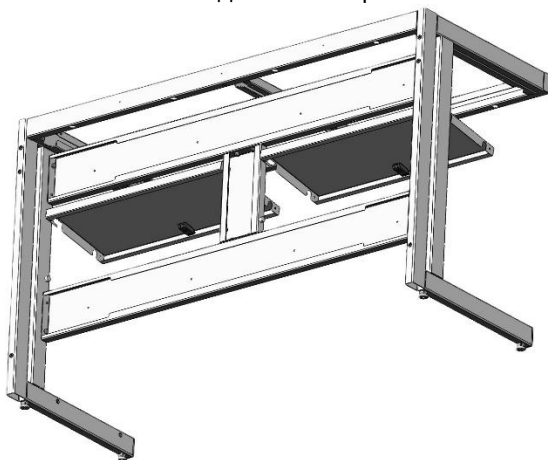


Рис. 4

**6. Если предполагается установка тумб:**

- В случае с одной тумбой – подготовить универсальную раму для тумб: установить регулируемые опоры (Рис. 5)

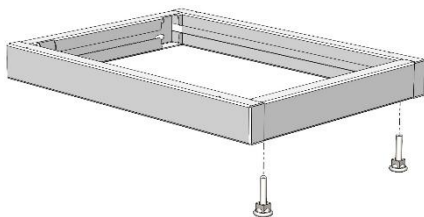


Рис. 5

- В случае с тумбами шириной 1500 и 1800 – установить дополнительные регулируемые опоры (Рис. 6)

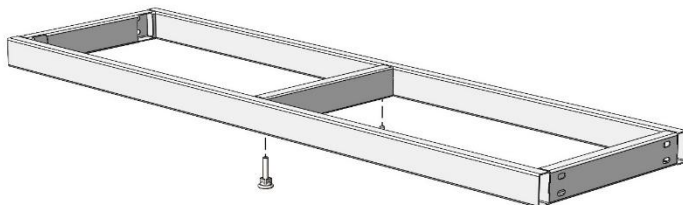


Рис. 6

- 7. Установить раму для тумб, используя болты M8x16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки M8 (Рис. 7; 8)**

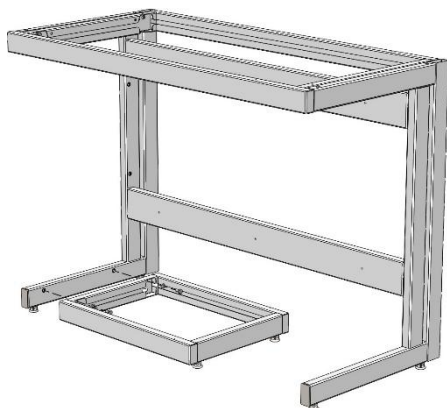


Рис. 7


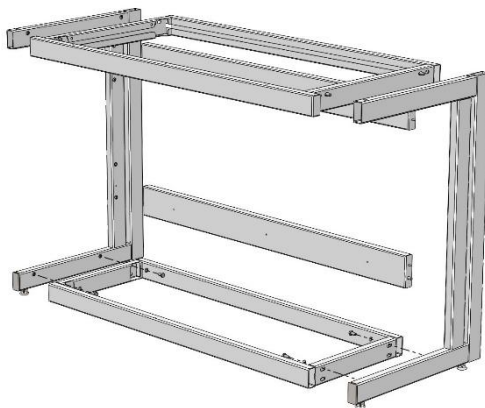


Рис. 8

**Доп. Блок розеток (2 шт.) + Автомат**  
**Для столов СВ, СЛ, СМ, СП, СН, СПТ, СО**

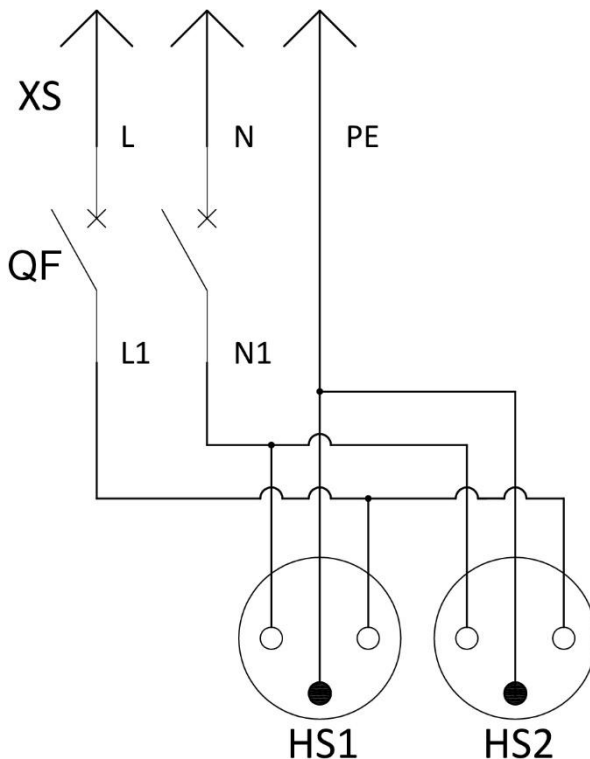

| Спецификация |             |                                     |        |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| №            | Обозначение | Наименование                        | Кол-во |
| 1            | XS          | Евровилка 16А                       | 1      |
| 2            | QF          | Автоматический выключатель 2Р 16А С | 1      |
| 3            | HS1, HS2    | Розетка с заземлением 16А           | 2      |

**Примечание:**

Проводники L, N, PE и L1, N1 выполнить кабелем ПВС 3х2,5:


L, L1 – коричневый;

N, N1 – голубой;

PE – жёлто-зелёный.

# **Доп. Блок розеток (2 шт.) + Автомат + Светильник**

Для столов СМ, СП, СН, СПТ, СО

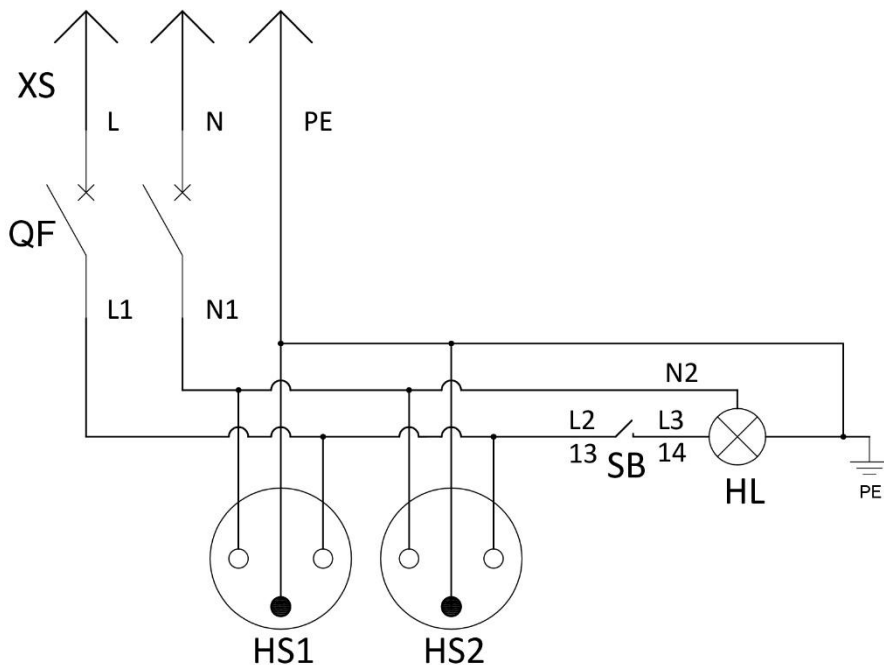

| Спецификация |             |                                     |        |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| №            | Обозначение | Наименование                        | Кол-во |
| 1            | XS          | Евровилка 16А                       | 1      |
| 2            | QF          | Автоматический выключатель 2Р 16А С | 1      |
| 3            | HS1, HS2    | Розетка с заземлением 16А           | 2      |
| 4            | SB          | Кнопка управления с фиксацией       | 1      |
| 5            | HL          | Светильник светодиодный             | 1      |

## Примечание:

Проводники L, N, PE и L1, N1 выполнить кабелем ПВС 3х2,5:

L, L1 – коричневый;

N, N1 – голубой;

PE – жёлто-зелёный.

Проводники L2, L3, N2 выполнить кабелем ШВВП 2х0,75:

L2, L3 – коричневый;

N2 – голубой.

## **Транспортировка и хранение**

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

### **Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»**

#### **1. Отгрузка товара**

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.