

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
 2. Технические данные
 3. Комплект поставки
 4. Подготовка к сборке
 5. Схема сборки
 6. Инструкция по сборке
 7. Инструкция по обслуживанию
 8. Правила эксплуатации
- Приложение №1: Схемы электрики

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОПРОСОВЫХ СЕРТИФИКАЦИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ И СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦИЙ
АЛГОРИТМ ДОКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «ПЕТРОМЕТ»
Присоединяется к Единой системе сертификации систем автоматизированного проектирования (САПР) и систем автоматизированного проектирования (САПР) в соответствии с требованиями ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.88163.000034
Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023 № 000079

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Центр сертификации и исследований "Петромет" Место нахождения: 410195, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, протонное Коммунальное, дом 17А, помещение ХЦ, рег. № RA.RU.2.111MPO, Тел/факс: 8(495)328-46387, адрес электронной почты: petromet@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Выбор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.60.00 в количестве 10 штук (включая 10 штук мебели лабораторной). См. приложение №2 к паспорту изделия № 000034, 000079, 000057.
Средства измерения: Шкала измерения по ГОСТ 5621-001-000036-2014 «Выбор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.60.00 в количестве 10 штук. Технические условия». ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», ИНН 78-0419606, Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кооперативный пр., д. 15 этаж 2, Литер 3, пом. 10-13, офис 52. Фактический адрес (место учета государственного имущества): 190606, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новороссийский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кооперативный пр., д. 15 этаж 2, Литер 3, пом. 10-13, офис 52. Фактический адрес (место учета государственного имущества): 190606, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новороссийский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-035/СР-2022 от 29.12.2022 года. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ "Метромет"» рег. № РОСС RU.88163.000034 от 1.01.2022 года, сертификаты соответствия № TC RU.C-CZ-AA.5.B.00323, № TC RU.C-61.AT.21.B.00228.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нахождения знака соответствия на изделии в соответствии с действующей документацией.
Срок действия знака соответствия – 10 лет.
Руководитель органа: А.М. Билин (подпись, печать)
Эксперт: С.А. Языкова (подпись, печать)

ЕАС
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КООПЕРАТИВНЫЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМ.10-13, 18-НБ ОФИС 52, ОГРН: 027802485457, Номер телефона: +7 8124481397, Адрес электронной почты: sh0668@yandex.ru

В лице: ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА КОРОЛЁВА, ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что: Выбор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.60.00 и изделия из него (за исключением мебели лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового алюминия и алюминия, в том числе и встроенными электросетевыми приборами. Система привинчена №1 на 3 винта.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КООПЕРАТИВНЫЙ, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМ.10-13, 18-НБ ОФИС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 190626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, пр-кт Новороссийский, дом 25, корпус 3, литера А.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 5621-001-000036-2014 «Выбор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.60.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 1917-2014 «Мебель». Общие технические условия, ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
Коды ТН ВЕД ЕАЭС: 9403109160; 9403890000; 9403309900; 9403208000; 9403300000; 9403301000

Серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели»


Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 поданного 04.10.2021 года.
"Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метромет", рег. № RA.RU.2.111MPO, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новороссийский пр., д. 25, корпус 3, литера А.

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 1917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» от 2.5.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3.5, 5.4, 5.5, 6, 9, ТСОТ 16271-2014 «Мебель». Общие технические условия от 5.2.5, 5.2.9, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; Условия и сроки хранения. Изделия должны храниться в сухом помещении, при температуре не ниже 12 °С и относительной влажности воздуха не выше 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов – 18 месяцев, стульев, табуретов – 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU.88163.000034 от 1.01.2022
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022

КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(подпись)
М.П.

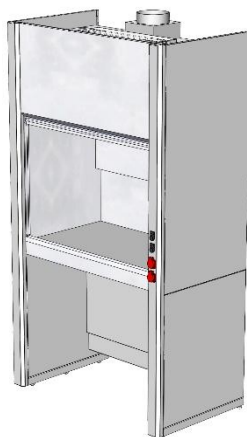

Шкаф вытяжной химический ШВП
(ЛК-900 ШВП, ЛК-1200 ШВП, ЛК-1500 ШВП, ЛК-1800 ШВП)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Шкаф вытяжной модели ШВП предназначен для работы с особо агрессивными химическими веществами, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую) и их пары. Допускается использование в условиях повышенной влажности, а также прямой контакт с водой и другими жидкостями.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Высота с поднятым экраном, мм	Высота подъёма защитного экрана, мм	Максимальная масса изделия, кг
ЛК-900 ШВП	960×765×2300 (2360*)	2300 (2360*)	700	210
ЛК-1200 ШВП	1260×765×2300 (2360*)	2300 (2360*)	700	235
ЛК-1500 ШВП	1560×765×2300 (2360*)	2300 (2360*)	700	260
ЛК-1800 ШВП	1860×765×2300 (2360*)	2300 (2360*)	700	290

* Высота изделия с учётом фланца.

2.2. Описание

Изделие разборной конструкции, состоящее из верхней части – вытяжной камеры и нижней части – каркаса.

Каркас: основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с роликовыми опорами для перемещения шкафа и регулируемые опоры (до 30

мм) для фиксации и компенсации неровностей пола, окрашенный порошковой краской.

Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена.

В конструкции камеры недопустимо применение каких-либо металлических деталей для предотвращения коррозии изделия при работе с концентрированными кислотами.

Вытяжка воздуха осуществляется из верхней, средней и нижней части камеры, для удаления из рабочей зоны газов и паров.

Рабочая поверхность шкафа может быть выполнена из следующих материалов:

- Бесшовный керамогранит (GranTec);
- Монолитный химически стойкий пластик (Lab HPL);
- Полипропилен.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* шкафа входят:




- Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм с каплесборником, расположенный на верхней крышке вытяжной камеры для подключения к вентиляции;
- Два независимых друг от друга экрана, изготовленных из стекла триплекс толщиной 6 мм. Механизм подъёма расположен вне рабочей зоны. При полностью открытом рабочем пространстве, экраны не выходят за габариты вытяжного шкафа. В закрытом положении подъёмного экрана доступ воздуха в вытяжную камеру обеспечивается за счёт зазора в 10 мм между полипропиленовой ручкой и полипропиленовым противопроливочным бортиком. Высота рабочего проёма при полностью поднятом защитном экране – 700 мм. Подъёмным механизмом обеспечивается лёгкое перемещение и надёжное фиксирование экрана на любой заданной высоте. Система противовесов расположена снаружи на задней стенке шкафа;
- Светодиодный светильник 18 Вт (класс защиты IP65), расположенный на верхней панели вытяжной камеры вне рабочей зоны. Освещённость в центре рабочей поверхности не менее 600 люкс;
- Брызгозащищённые электророзетки 220 В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатели, расположенные на передней правой планке вытяжной камеры;
- Электромонтажная коробка о.у. с клеммами KM-222 102x102x43,5 IP44 и дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16 А с УЗО, расположенные на верхней панели с внешней стороны справа.

В *дополнительную комплектацию* шкафа входят:

- Автономный кислотостойкий вентилятор из полипропилена центробежного типа;
- Регулятор скорости вращения вентилятора;
- Взрывозащищённый светильник;
- Тумбы и вытяжка из тумб;

- Перчатки в защитный экран (только для экрана из орг. стекла, стандартное расстояние между центрами отверстий 400 мм);
- Дополнительный блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания;
- Кран для подвода воды;
- Кран для деионизированной воды;
- Химический смеситель;
- Сливные раковины из полипропилена;
- Кран для подвода газа;
- Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
- Встроенная нагревательная панель.

3. Комплект поставки

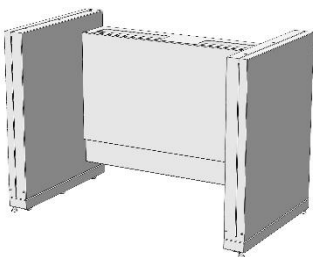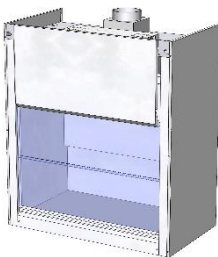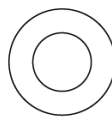№	1	2	3
Наименование	Разборный металлический каркас	Вытяжная камера (бокс)	Лицевые планки (комплект)
			
Кол-во	1 шт.	1 шт.	
№	4	5	6
Наименование	Болт М8х16	Болт М8х45	Шайба 8
			
Кол-во	12 шт.	6 шт.	18 шт.
			1 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

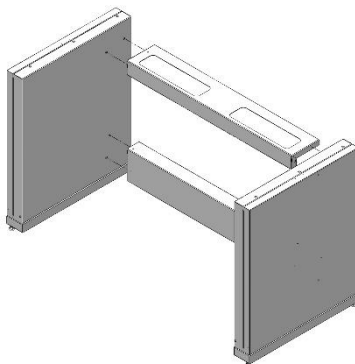


Рис. 1. Сборка каркаса

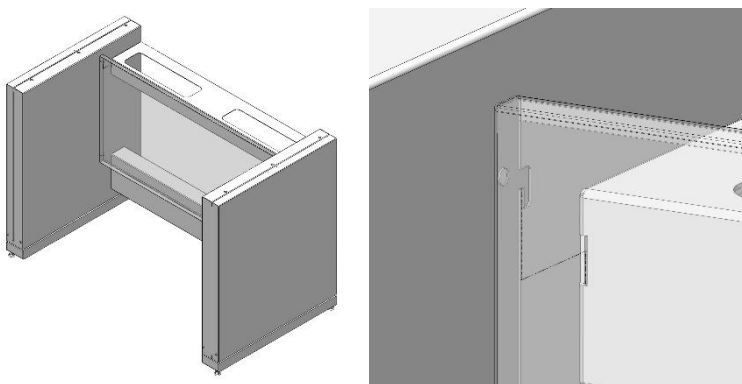


Рис. 2. Установка задней панели

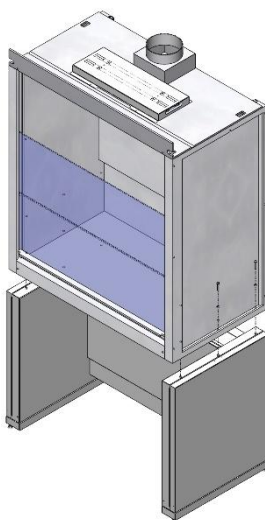
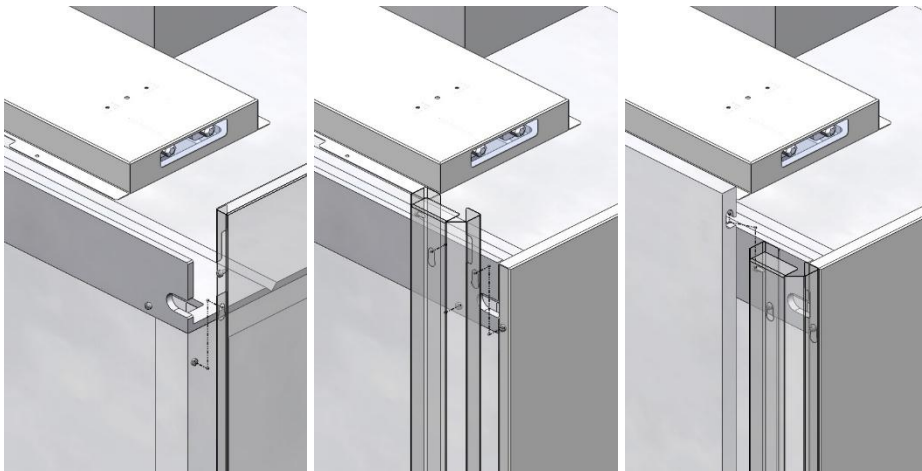


Рис. 3. Установка вытяжной камеры



*Рис. 4.1, 4.2, 4.3 Установка навесных элементов:
Боковые панели, лицевые планки, лицевой щит*

6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт.

- 6.1. Соединить боковины с верхней рамой и задней распорками каркаса, используя болты M8x16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки M8 (Рис. 1).
- 6.2. Если вытяжной шкаф не комплектуется тумбой – установить на каркас заднюю панель (Рис. 2).
Если шкаф комплектуется тумбой, то задняя панель не устанавливается.
- 6.3. Снять с вытяжной камеры наружные навесные боковые панели, потянув их вверх.
- 6.4. Установить вытяжной бокс на каркас; зафиксировать, используя болты M8x45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки M8 (Рис. 3).
- 6.5. Последовательно установить навесные элементы:
 - Боковые панели (Рис. 4.1);
 - Лицевые планки (Рис. 4.2);
 - Лицевой щит (Рис. 4.3).
- 6.6. Если вытяжной шкаф комплектуется сантехникой необходимо:
 - Установить хим. кран и сливную раковину в вытяжную камеру;
 - При установке сливной раковины края раковины обработать сантехническим хим. стойким герметиком. Для этого: нанести ровный шов герметика, установить мойку, оставить на 24 часа, потом срезать остатки герметика;
 - Соединить гофротрубу (1½"х40/50) со сливной раковиной и канализационным стоком воды;
 - Соединить хим. кран (½" нар.) с подводом (источником) воды.
- 6.7. Подключение сантехники должно осуществляться аттестованным специалистом.

- 6.8. Соединить разъёмы шлейфа электрики, выходящие с лицевой планки и крышки шкафа.
- 6.9. Если вытяжной шкаф комплектуется нагревательной панелью, нанести на неё уплотнитель (в комплекте), вставить нагревательную панель в соответствующий вырез.
- 6.10. Подключить вытяжную камеру к вентиляции (на крышке вытяжной камеры имеется фланец Ø200 мм).
- 6.11. Подключить вилку вытяжного шкафа к электропитанию (при подключении в щиток, заземление – жёлто-зелёный провод).
- 6.12. Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом.**
- 6.13. При дополнительной установке газовых кранов, вентиляей, патрубков, подключение и приобретение подводки и комплектующих (для газов) осуществляется потребителем.
- 6.14. Выставить изделие по уровню.
- 6.15. Снять защитную плёнку с корпуса шкафа.
- 6.16. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
- визуальный осмотр – проверка состояния тросов; проверка электрифицированных изделий, светильника; проверка герметичности газовой, водяной подводок, сифонов;
 - уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе; смазка направляющих; проверка и регулировка движения грузов; проверка вентиляции с измерением скорости аспирации вытяжной системы.
- 7.4. Проверка и регулировка движения грузов, в случае необходимости, может проводиться ежеквартально.
- 7.5. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».
- 7.6. В случае необходимости чистки защитного экрана изнутри шкафа – снять навесной лицевой щит (п. 6.5 «Инструкции по сборке»), промыть экран, установить щит обратно.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажностью от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

- 8.3. Защитный экран вытяжного шкафа следует опускать и поднимать плавно, без рывков и ударов.
- 8.4. Нагрузка на рабочую поверхность шкафа не должна превышать 100 кг.
- 8.5. При использовании нагревательных плит в рабочей камере шкафа ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- располагать нагревательные элементы плит на расстоянии менее 15 см от вытяжного щита, боковых и задней стенок шкафа;
 - допускать нагрев полипропиленовых конструкционных элементов вытяжной камеры более 50 °С. Для этого вытяжная вентиляция должна иметь достаточную производительность для удаления разогретого воздуха.
 - В случае несоблюдения данных требований существует риск изменения геометрических параметров элементов конструкции (коробление материала). Предприятие-изготовитель в этом случае ответственности не несёт.

ЗАПРЕЩЕНО: Проводить работы с едкими и агрессивными веществами (особенно с концентрированными неорганическими кислотами) и хранить такие вещества в вытяжном шкафу ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Вытяжная система должна обеспечивать достаточный воздухообмен для удаления паров вредных веществ. Линейная скорость воздуха в рабочем проеме вытяжного шкафа при любых условиях должна быть не менее 0,5 м/с.

В случае невыполнения данных требований отдельные детали и механизмы вытяжного шкафа (ролики, держатели троса, сам трос и пр.) могут подвергнуться разрушению и выйти из строя. В случае несоблюдения данных требований производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф вытяжной химический

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата


ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Гарантийный срок эксплуатации стёкол в вытяжном шкафу (защитных экранов) – 6 месяцев с даты отгрузки.

Шкаф вытяжной ШВД, ШВП, ШВ-МЕТ, ШВ-МЕТ-Н, ШВМ*

(* не входит в базовую комплектацию ШВМ)

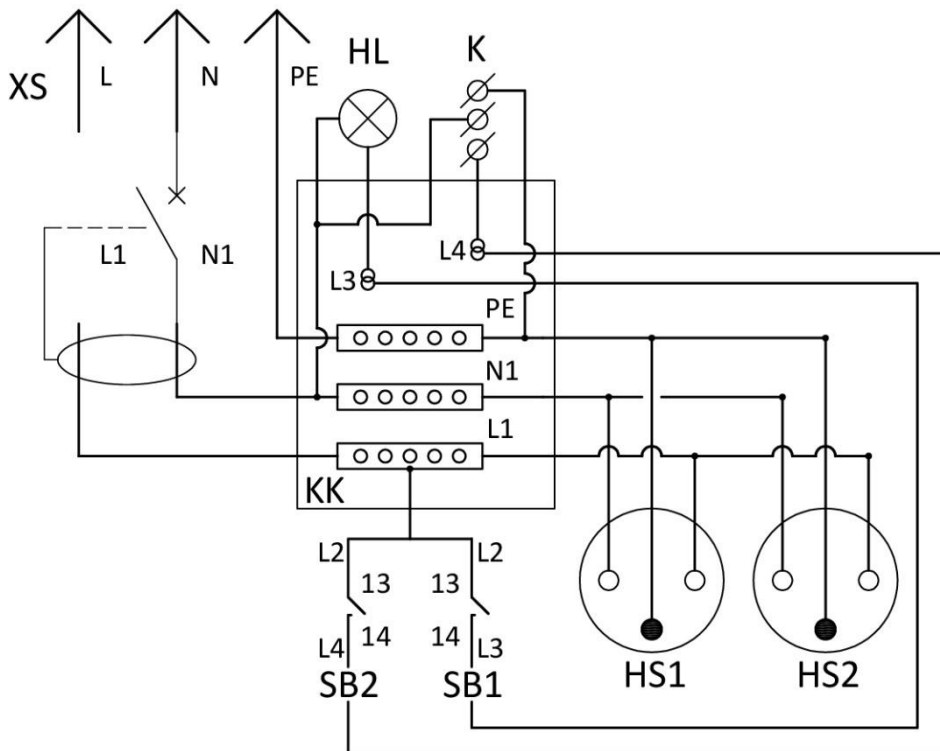

Спецификация			
№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	XS	Евровилка 16А	1
2	QF	Автоматический выключатель дифференциального тока 2Р 16А 30mA	1
3	KK	Клеммная коробка	1
4	HS1, HS2	Розетка с заземлением 16А	2
5	SB1, SB2	Кнопка управления с фиксацией	2
6	HL1	Светильник светодиодный	1
7	K	Клеммник к каналному вентилятору 4 мм ²	1

Примечание:

Проводники L, N, PE и L1, N1 выполнить кабелем ПВС 3х2,5:

L, L1 – коричневый;

N, N1 – голубой;

PE – жёлто-зелёный.

Проводники L2, L3, L4 – выполнить кабелем ПВС 3х0,75:

L2 – коричневый;

L3 – голубой;

L4 – жёлто-зелёный;

Входы SB1, SB2 (L2) запитать от L1 в КК;

Выходы SB1, SB2 (L3, L4) завести в КК и установить на проводники по одной двухконтактной клемме.

Проводники от светильника L3, N2 выполнить кабелем ШВВП 2х0,75:

L3 – коричневый, соединить с двухконтактной клеммой L3 (голубой) в КК;

N2 – голубой, соединить с шиной N1 в КК.

Проводники от вентилятора L4, N3, PE выполнить кабелем ПВС 3х0,75:


L4 – коричневый, соединить с двухконтактной клеммой L4 (жёлто-зелёный) в КК;

N3 – голубой, соединить с шиной N1 в КК;

PE – жёлто-зелёный, соединить с шиной PE в КК.

Металлическую раму (основание) заземлить проводом ПУГВ 1х6 с шиной PE в КК.

Доп. Блок розеток (2 шт.) + Автомат
 Для шкафов ШВД, ШВП, ШВ-МЕТ, ШВ-МЕТ-Н, ШВМ

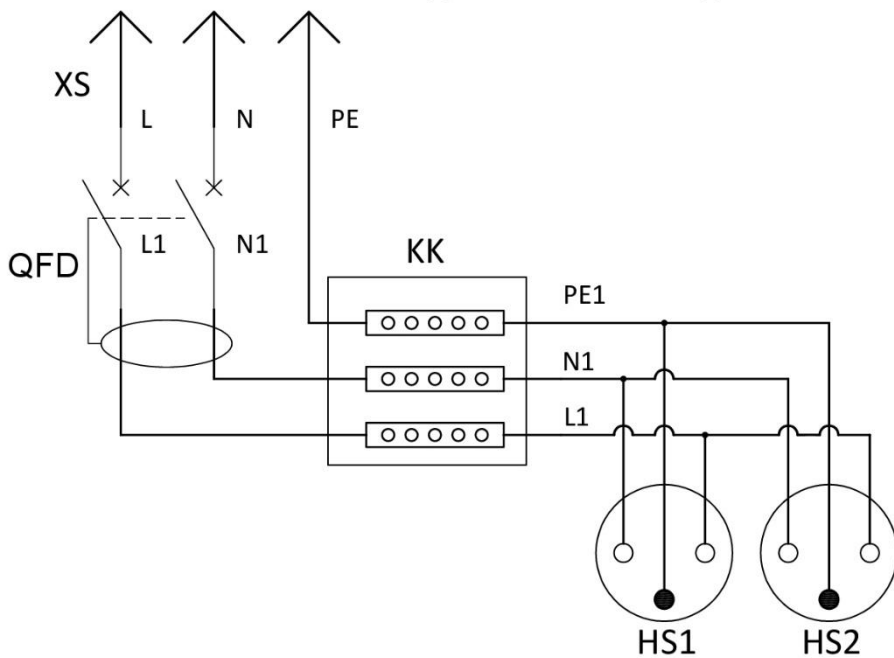

Спецификация			
№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	XS	Евровилка 16А	1
2	QF	Автоматический выключатель дифференциального тока 2Р 16А 30mA	1
3	KK	Клеммная коробка	1
4	HS1, HS2	Розетка с заземлением 16А	2

Примечание:

Проводники L, N, PE и L1, N1, PE1 выполнить кабелем ПВС 3х2,5:

L, L1 – коричневый;

N, N1 – голубой;

PE, PE1 – жёлто-зелёный.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25 °С до +50 °С и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2 °С до +35 °С и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10 °С, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0 °С – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15 °С.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.