

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
СЕРТИФИКАТ СОПОТВЕСТВИЯ	
№: РОСС RU.MB3.H0013	по 26.02.2023
Срок действия с 27.02.2020	№ 2224974
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ - АО "Центр сертификации и исследований "Метронорм". Место нахождения: 141073, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, стр. № КА.RU.II.MB3. Контактные телефоны: 8(495)323-63-87; адрес электронной почты: metro@metronorm.ru	
ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной посуды Single Size ПДС по ДЛ 1.00.00 и каллан из него (из нержавеющей стали без механической обработки). См. приложение №3 (таблица (Ваше №:000123, 000134, 900353)) Серийный знак: Присвоен код (ссылка по URL: 400...888555555555 на набор лабораторной посуды Single Size ПДС по ДЛ 1.00.00 каллан из стали). Технические условия: ТУ41-2014 (или ссылка на документ, содержащий технические условия: ТУ 1671-2014 «Мебель» (обозначение «технические условия»)).	
СОПОВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 19171-2014 «Мебель для санузлов и ванных. Общие технические требования», ГОСТ 16771-2014 «Мебель. Общие технические условия»	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПИЦАЛТМЕБЛЬ». ИНН 780413696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСпЕКТ КОЗЬМИТСКИЙ, дом 15, корпус 2-Э, 2-й этаж. Б.З. Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шувальев, Новопольский проток, д.25 корпус 3, литера А.	код ОК 09: 003 (ОКН): ОК 04: 2014 (ОКПД 2): 31.00.10.13
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СПИЦАЛТМЕБЛЬ». Адрес: 191069, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСпЕКТ КОНСТАНТИНСКИЙ, дом 15, корпус 2-Э, 2-й этаж. Б.З. Факт. адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шувальев, Новопольский проток, д.25 корпус 3, литера А.	код ТН ВЭД, России: 9403200000, 9403300100, 9403501000, 9403509000, 9403200051, 9403100000, 9403501100, 9403589000
НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-23X16-CE от 20.02.2020 г., Испытательная лаборатория промышленной продукции АО "ЦПИ "Метронорм" по № КА.RU.II.DM.B, протокола № 42.09.6 от 24.01.2020 г. «Испытательная лаборатория при Федеральном бюджетном учреждении «Центр науки и инноваций в городе Москва» и Заключением АО, рег. № КА.RU.II.DM.B, сертификата соответствия № TC RU C-ZZA15 B.00232, № TC RU C-RU.AT21 B.00028	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Место выпуска знака соответствия на изделие и о трансформационной документации. Место размещения - 3г	
Подпись ответственного лица Экспорт	А.И. Бабаева <i>(подпись)</i> С.А. Яворовская <i>(подпись)</i>
Сертификат не действует при обязательной сертификации.	



EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦБАЛМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 376, Адрес места осуществления деятельности: 196826, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новогородский проспект, дом 25, корпус 3, латера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. JIK 1.09.00 из изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Источники: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛТЕКМБЕЛЬ». Место нахождения: 195069, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДАТЫНСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2, ЛИТ. А, ЭТАЖ 3кв. Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Кондратьевский проспект, дом 25, корпус 3, литера А
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 5621-100-890555-2014 «Набор лабораторной мебели Simple Pro. ЛK № 1. 00.00 и изделия из него. Технические условия» ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»
ТУ 5621-100-890555-2014, GOST 19917-2014, GOST 16371-2014



Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели для жилых помещений»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва" рег. № RA.RU.21JHH96; № 678-И/1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ИСИ "Метропол" рег. № RA.RU.21JDM80. Сведения декларирования: 3д;

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16771-2014 «Мебель. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3.4, 5.5, 8, 9; Условия в сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в крытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 включительно


 М.П. КОРОТКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
 (подпись) (Ф. И. О. заявителя)
 Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАСН РК Д-РУ.МН33.18.00783/20
 Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020

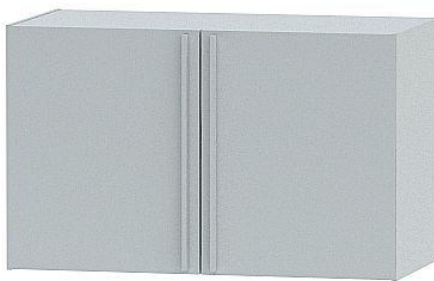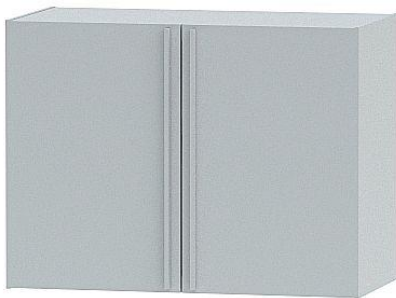

**Тумба встраиваемая кислотостойкая
ГОСТ 16371-2014**

1. Назначение

Тумба встраиваемая кислотостойкая предназначена для хранения агрессивных химических веществ, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую) в лабораториях различного профиля. Используется в составе столов и вытяжных шкафов.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание
ЛК-900 ТД-П	900×440×608	Листовой полипропилен	32	Тумба имеет одно отделение, две распашные дверки и одну съёмную регулируемую полку, металлическую раму
ЛК-1200 ТД-П	1200×440×608	Листовой полипропилен	40	Тумба состоит из двух отдельных тумб, каждая из которых имеет одно отделение, две распашные дверки и одну съёмную регулируемую полку, общую металлическую раму
ЛК-1500 ТД-П	1500×440×608	Листовой полипропилен	48	Тумба состоит из двух отдельных тумб, каждая из которых имеет одно отделение, две распашные дверки и одну съёмную регулируемую полку, общую металлическую раму
ЛК-1800 ТД-П	1800×440×608	Листовой полипропилен	55	Тумба состоит из двух отдельных тумб, каждая из которых имеет одно отделение, две распашные дверки и одну съёмную регулируемую полку, общую металлическую раму
ЛК-900 ТД-ПВ	900×440×738	Листовой полипропилен	36	Тумба имеет одно отделение, две распашные дверки и одну съёмную регулируемую полку, металлическую раму

ЛК-1200 ТД-ПВ	1200×440×738	Листовой полипропилен	52	Тумба состоит из двух отдельных тумб, каждая из которых имеет одно отделение, две распашные дверки и одну съёмную регулируемую полку, общую металлическую раму
ЛК-1500 ТД-ПВ	1500×440×738	Листовой полипропилен	62	Тумба состоит из двух отдельных тумб, каждая из которых имеет одно отделение, две распашные дверки и одну съёмную регулируемую полку, общую металлическую раму
ЛК-1800 ТД-ПВ	1800×440×738	Листовой полипропилен	72	Тумба состоит из двух отдельных тумб, каждая из которых имеет одно отделение, две распашные дверки и одну съёмную регулируемую полку, общую металлическую раму

2.2. Описание

Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена светло-серого цвета.
Рама для тумбы металлическая сборно-разборная, окрашенная порошковой краской серого цвета.

2.3. Комплектация




В стандартную комплектацию тумбы входят:

- Полка из полипропилена (не входит в случае заказа шкафа с раковиной 300х300 и 400х400);
- Рама для тумбы.

В дополнительную комплектацию тумбы входят:

- Полипропиленовая кювета;
- Вытяжка из тумбы;
- Полиамидный замок.

3. Комплект поставки

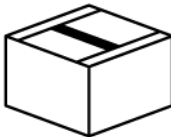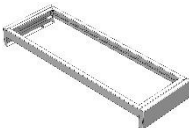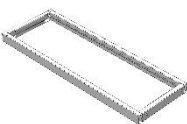№	1		2	3
Наименование	Сборно-разборная металлическая рама		Комплект фурнитуры	Тумба
	ТД-П	ТД-ПВ		
				
Кол-во	1 шт.		1 уп.	1 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать тумбу и раму для тумбы, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки



Рис. 1. Установка высоких тумб на каркас

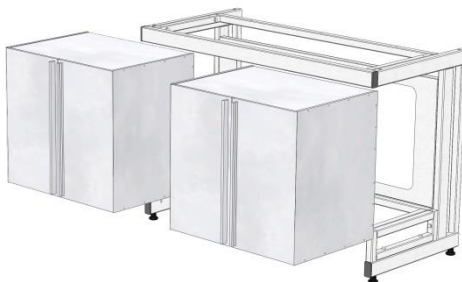


Рис. 2. Установка низких тумб на каркас

6. Инструкция по установке тумбы

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт, молоток.

- 6.1. Соединить раму тумбы с каркасом основного изделия согласно пунктам 3, 5 «Инструкции по сборке каркаса»;
- 6.2. Поместить тумбу на раму.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

- 8.2. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.
- 8.3. Максимально допустимая нагрузка на полку – 10 кг.

Свидетельство о приёме:

Тумба встраиваемая кислотостойкая

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

MP

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.