

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№ РОСС RU.11ME2 АНО "Центр сертификации и инспекции "Метропол", 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Коломна, проспект Комсомолов, дом 17А, помещение XII. Телефон (495)223-63-87, факс (495)313-54-05, адрес электронной почты metro@metro.ru	код ОК 552000
ИЗДАТЕЛЬ: Илбур лабораторий мебели Штурм ПРЮ пр. ДК 1.0.0.0 в Москве и/или в филиалах (на территории одной из российских территорий) и/или производств, имеющих статус участника системы сертификации, в том числе и производств, имеющих статус участника Системы сертификации ГОСТ Р (далее ИЛБ). Контактная информация: ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955; ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955; ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955	код ТИ ГАД 9403 30 9401 30 9403 20 9403 80
ПРОДУКЦИЯ: Набор лабораторий мебели Штурм ПРЮ пр. ДК 1.0.0.0 в Москве и/или в филиалах (на территории одной из российских территорий) и/или производств, имеющих статус участника системы сертификации, в том числе и производств, имеющих статус участника Системы сертификации ГОСТ Р (далее ИЛБ). Контактная информация: ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955; ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955; ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955	
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 10717.2014 «Мебель. Общие технические условия» пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.31.1, 5.2.32, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9, ГОСТ 19917.2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «СнежинкаМебель», ОГРН: 1027802485457, Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корпус 2, литер 3, офис 336. Физический адрес: РОССИЯ, 196026, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Шинельная, дом 81, литер «А»	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАДИ: Общество с ограниченной ответственностью «СнежинкаМебель», ОГРН: 1027802485457, Адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корпус 2, литер 3, офис 336. Телефон (812)448-13-97, адрес электронной почты info@snizhinka.ru	
НА ОСНОВАНИИ: приказа министерства от 07.06.2017 от 07.06.2017, № 82.812170000 от 11.04.2016. Индивидуальная идентификационная информация АНО «Центр сертификации и инспекции "Метропол", 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Коломна, проспект Комсомолов, дом 17А, помещение XII. Телефон (495)223-63-87, факс (495)313-54-05, адрес электронной почты metro@metro.ru	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Место нанесения знака соответствия на изделие, на которое (на которое) на сопроводительной технической документации, Система сертификации: 3.	
Руководитель органа Эксперт	А.Н. Бабичев А.А. Бабичев



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «СнежинкаМебель», ОГРН: 1027802485457

Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корпус 2, литер 3, офис 336. Физический адрес: РОССИЯ, 196026, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Шинельная, дом 81, литер «А» Телефон: (812)448-13-97, электронная почта: info@snizhinka.ru

в лице генерального директора Коркина Дмитрия Ивановича

заявляет, что Набор лабораторий мебели Штурм ПРЮ пр. ДК 1.0.0.0 в Москве и/или в филиалах (на территории одной из российских территорий) и/или производств, имеющих статус участника системы сертификации, в том числе и производств, имеющих статус участника Системы сертификации ГОСТ Р (далее ИЛБ). Контактная информация: ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955; ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955; ИЛБ.СЦ.100.003.013.10 на 241-461-89955

Соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели производства"

Декларация о соответствии принята на основании приказа министерства от 07.06.2017 от 07.06.2017, № 82.812170000 от 11.04.2016. Индивидуальная идентификационная информация АНО «Центр сертификации и инспекции "Метропол", 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Коломна, проспект Комсомолов, дом 17А, помещение XII. Телефон (495)223-63-87, факс (495)313-54-05, адрес электронной почты metro@metro.ru

Декларация о соответствии принята на основании приказа министерства от 07.06.2017 от 07.06.2017, № 82.812170000 от 11.04.2016. Индивидуальная идентификационная информация АНО «Центр сертификации и инспекции "Метропол", 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Коломна, проспект Комсомолов, дом 17А, помещение XII. Телефон (495)223-63-87, факс (495)313-54-05, адрес электронной почты metro@metro.ru

Руководитель органа
Эксперт


А.Н. Бабичев
А.А. Бабичев



Корзина Дмитрий Геннадиевич
(Ф.И.О.)

Регистрационный номер, указанный в соответствии: ЕАЭС N RU.11ME2.ИЛБ.00269

Дата регистрации декларации в соответствии: 18.04.2017

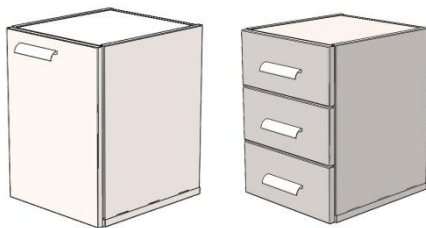

**Тумба подвесная
ГОСТ 16371-2014**

1. Назначение

Тумба подвесная предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Тумба используются в составе столов и вытяжных шкафов, путём крепления к каркасу основного изделия.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТЯ (подвесная)	400×475×540	ЛДСП	21	Тумба имеет три выдвигаемых ящика	1
		Сталь	30		1
ЛК-450 ТЯ (подвесная)	450×475×540	ЛДСП	24	Тумба имеет три выдвигаемых ящика	1
		Сталь	33		1

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД (подвесная)	400×475×540	ЛДСП	17	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1
		Сталь	19		1
ЛК-450 ТД (подвесная)	450×475×540	ЛДСП	20	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1
		Сталь	23		1

2.2. Описание

Корпус – ЛДСП вариант:

Корпус выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

Корпус – сталь вариант:

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

2.3. Комплектация


В *стандартную комплектацию* тумбы входят:

- Ручки из алюминиевого сплава с эпоксиполиэфирным покрытием серого цвета.

В *дополнительную комплектацию* тумбы входит (см. таблицу):

- 1) Замок.

3. Комплект поставки

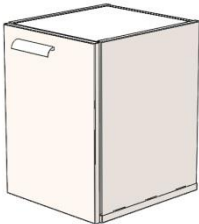№	1
Наименование	Тумба
	
Кол-во	1 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать тумбу, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

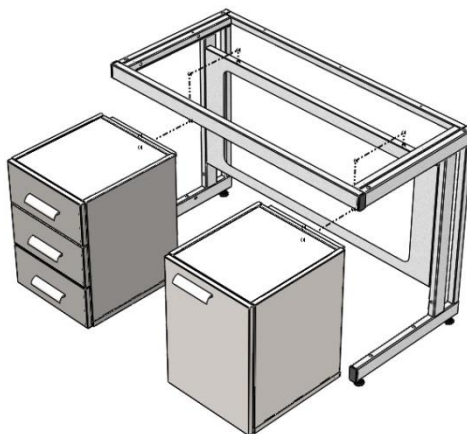


Рис. 1. Установка тумб на каркас

6. Инструкция по установке тумбы

- 6.1. Завести зацеп тумбы за заднюю панель каркаса основного изделия;
- 6.2. Установить тумбу в желаемое положение.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.
- 8.3. Максимально допустимая нагрузка на полку - 7 кг.

Свидетельство о приёмке:

Тумба подвесная

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

_____/_____/_____

Подпись

Расшифровка

Дата

МП

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стул GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.